

实验锥形球磨磨粉设备 实用锥形球磨机

产品名称	实验锥形球磨磨粉设备 实用锥形球磨机
公司名称	江西龙中机械设备有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:江西龙中 型号:XMB 产地:江西赣州石城
公司地址	石城县琴江镇邱家窝路76号
联系电话	07975730199 13330179613

产品详情

实验锥形球磨磨粉设备 实用锥形球磨机

实验室锥形球磨机：

设备配置平衡、合理，操作自动化程度高 筒体倾斜给料、排料电动控制，方便迅速，倾斜角度任意设置 细磨物料单位功耗小，磨料效率高 给料、出料，筒体自动控制，无需手动，避免因手动而产生的劳损 机器运转时间任意设置，液晶屏幕菜单显示，人性化设计 安装不需专门基础，移动方便，维护简便 磨细物料粒度组成均匀，过粉碎程度小，有利于改进矿石可选性实验工作的质量

型号Model	单位Uite	XMQ150 × 50	XMQ240 × 90	XMQ350 × 160
筒体尺寸	mm	150/50	240/90	350/160
容积Volume	L	1	6.25	21.58
磨矿量Capacity	g	200	1000	4000
给料粒度Feed size	3	3	3	
排料粒度Rarticle size	0.074	0.074	0.074	
筒体转速Drum speed	r/min	110-114	94-98	60-64
功率rower	kw	0.25	0.55	1.1
外形Overall dimensions		915/530/1160	1050/640/1164	700/575/1190
重量Weighe	kg	91	170	300

实验室球磨机安装

电源：380伏

基础：将支架脚用膨胀螺丝固定在水泥基座即可。

试转：转动方向与标志一致为正常。

试验室球磨机使用

钢球出厂时已配比好，用户不可随意改变；

先放空运转，使钢球、筒壁冲洗干净；

加料前握紧把手，使筒体与机架转90°，进料口向上，松开把手锁定位置，用板手打开进料口，依次加水、矿石、药剂进料口盖严，松开把手回转90°后，将其锁定，按照预定时间工作。

取料时待电机停转后，放好接料盆，用板手打开出料口，利用把手松开定位，使筒体出料口向下转动90°，溢出矿浆。完毕后清洗干净可重新工作。