

牙膏分散机 分散机 森亚环保液体分散搅拌机批发价格

产品名称	牙膏分散机 分散机 森亚环保液体分散搅拌机批发价格
公司名称	东莞市森亚环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵青路180号
联系电话	13712237263

产品详情

实验室搅拌机

分散机使用说明书

感谢您购买我们森亚公司产品实验室多用型搅拌机；

警告用户：

本使用说明书请务必交给本机型的实际使用者；防爆场所不宜使用；

一、分散机技术参数（备注1.1KW自行修改参数）

- 1、电动机型号：400W/220V；
- 2、调速范围：数字直接显示无极恒力调速0-8000R/MIN；
- 3、搅拌叶片直径： 50mm；砂磨盘直径： 60mm；
- 4、升降行程：230mm；
- 5、外形尺寸：600*500*750mm；重量：28KG；

二、分散机结构

- 1、本机采用串激整流子电机，通过智能型电机调速控制仪，对电机实行无极变速，并应用数字PID技术，控制精度高，数字直接显示主轴电机转速；

2、主轴电机升降采用双轴恒力导向设计，结构新颖、操作方便。机架立柱内为一条250*50*50铁质配重锤，经过特殊设计，提高了上下移动的操作方便性和稳定性。对主轴电机的升降和设备运行时起稳衡作用；

3、机脚采用左右夹持器对料筒定位，桶体为不锈钢制作；

三、分散机安装与使用；

1、设备应置放在水平较好的平台上，宜用薄橡胶垫与机座底部用于避震；机架后方旋钮可调节平衡；

由于运输过程中或使用中的原因，主轴与配重链条脱离，可自行拆卸机械顶部挡板，侧倒取出配重锤安装；

2、电机上的五芯插头与调速仪的插座相连接，（注意插口方向）

3、使用时将选用的搅拌叶片或研磨头用六角扳手装卸；（务必在关闭电源的情况下操作）

4、主轴电机上下升降时，应松开电机后方两边的旋钮，定位后旋紧旋钮；在设备运转时，必须旋紧旋钮避免发生振动影响工作；

5、接通电源后，打开调速仪器开关，然后调节速度至需要的转速；本机用于研磨转速不宜超过6000转/分；

6、转速大于2000转/分时不宜开空机，空机试机不能长时间低于1000转/分；

7、电机系串激整流子电机，转动时电刷会有火花产生，防爆场所禁止使用；（可以选用防爆型）；电刷磨损低于8mm时及时更换；

8、本机一定接地才可工作，在机器底座机架上有第二个接地端子，请将此端子接地；起到第二接地保护作用；

干粉搅拌机

分散机在进行相应的物料混合生产的时候，不仅仅是能够对干粉类进行混合搅匀，同时它也能够实现该类以液体为介质的物料的粉碎乳化等各项操作，从而能够为我们提供更加多样化的生产需要。

分散机在我们生产生活中得到了广泛的应用，在长期的使用中，干粉搅拌机往往会出现一系列的故障问题，这是由于用户朋友们没有注意对其进行及时的保养与维护，人长时间处于劳累状态会生病，同样机器也是一样，他们也会发生故障。要想让分散机能长久保持良好的工作性能，用户朋友应该对其做好检

查工作，提前预防。对一些容易老化的地方定期涂一些润滑油，在使用完之后要注意消除里面的杂质，要对其进行清洗工作，固定的维护可以使搅拌机保持正常工作状态。另外还要经常检查电路，控制设备，防止电路之间发生磨损的情况，这对使用人员的安全问题也有很大的帮助。如果对以上内容有什么不了解的，欢迎咨询分散机厂家，我们将一对一的对您进行讲解，我们将以好的产品，好的服务带给广大新老客户，森亚搅拌机厂家欢迎您的光临与选购。

分散机结构：主机液压升降、传动装置、分散轴、底座、油箱与电控箱七个部分。

1、主机液压升降

由柱塞和油缸组成，来自油箱部分齿轮泵的压力油使传动箱上升靠自重排油下降。

2、传动装置

在传动箱内，电机经主动轮由皮带传动，带动从动轮旋转，从动轮装在分散轴上，从而使分散轮运转。

3、分散轴部分

由滚动轴承支撑，下端装有分散轮。

4、底座

底座为焊接件，主要承受主机重量。在前面装有拉缸顶出装置，顶出靠油箱内的压力油，下降靠空气压力。

5、油箱

油箱内装液压元件及46#液压油，提供压力油给其它执行机构。

6、电器箱

电器箱内装有电器元件，放在配电间内，门内附有电气原理图，防爆操作箱上装有按钮，放在现场。

关于更多分散机事项，请联系我们获取。