

# 实验室DG250\*125对辊破碎机 双辊破碎机 选矿用碎石机价格

产品名称	实验室DG250*125对辊破碎机 双辊破碎机 选矿用碎石机价格
公司名称	江西龙中机械设备有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:江西龙中 型号:DG 产地:江西赣州石城
公司地址	石城县琴江镇邱家窝路76号
联系电话	07975730199 13330179613

## 产品详情

实验室DG250\*125对辊破碎机 双辊破碎机规格 选矿用碎石机价格

### 对辊破碎机用途

本机系光面双辊式破碎机，适用于化实验室实验室细碎各种中等和低等硬度的矿石或岩石之用，其抗压强度不高于700公斤/厘米<sup>2</sup>。

### 对辊破碎机主要技术参数

型号	200x75	200x125	200x150
给料口（毫米）	75x13	125x13	150x13
给料粒度（毫米）	10	10	10
出料粒度（毫米）	0-4	0-4	0-4
立轴转速（转/分）	480	400	400
生产量（公斤/小时）	300	450	600
电机功率（千瓦）	3	3	3

### 对辊破碎机工作原理和结构简述

本机主要由机座，轧辊与安全弹簧部分组成，工作时由电动机经三角皮带轮、链轮传动两个轧辊按相反方向回转，破碎物料。轧辊间隙可以在规定范围内适当调节，以控制出料粒度大小。

本机主要工作部件是在两根水平轴上，平行安装两个相向回转的轧辊。其中轴安装在轴承体内，带动轧辊运转，而另一个轴安装在可调节的轴承内。

调整两轧辊之间的间隙，是通过由手轮。螺纹轴套的拉紧螺栓等组成的调节机构来移动轴承座而实现的

，调整时须松开圆螺母。

轴承座安装在机体上，在固定轧辊一边，装有弹簧。当非破碎物料落入破碎腔时，弹簧被过度压缩，轧辊间隙增大，非破碎物料就可以顺利通过而不至于损坏其它部件，起到安全保护作用，给料斗设置在上盖顶部，并有闸门控制给料口的大小，在上盖的内侧，装有衬板，以防止物料没经轧辊的破碎而落下。轧辊轴支承在镶有锡青铜轴承的轴承座上，其润滑是通过四个油杯定期注油来实现的。弹力的大小可由压紧螺栓来调整，链条的调节不能过紧，须有一定挠度，避免由于拉力过大而造成链条断裂现象，一般取链条的挠度 $f=0.02$ （A为链轮中心距）

## 使用、维护和保养

### 一、起动前的准备：

- (1)仔细检查紧固件是否牢靠、紧密。
- (2)旋转各油杯盖，加注适量润滑脂。
- (3)传动皮带是否良好。如有破损及时更换，当皮带或皮带轮上有油污时应擦拭干净。
- (4)检查链轮和链条接触是否良好，链条的挠度是否合适。

### 二、起动

- (1) 经检查机器各部正常后方可起动。
- (2) 本机仅允许在负荷下起动。
- (3) 起动后，应检查轧辊旋转方向。
- (4) 起动后，若发现有不正常情况时，应立即停机，查明原因并消除后，方可重新起动。

### 三、使用和维护

- (1) 机器正常运转方可投料。
- (2) 在使用时如发现有卡塞停机现象，必须立即切断电源，将料清除。
- (3) 机器保持清洁，每次使用后，应及时擦尽沾污在机器上的粉尘煤末。