

# 生物安全柜保养 清洗、生物安全柜空气过滤器更换

产品名称	生物安全柜保养 清洗、生物安全柜空气过滤器更换
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

广州鑫盛净化设备有限公司专业生产“XSE”牌尼龙网过滤器，金属孔网过滤器，初效过滤器，中效过滤器，袋式过滤器，亚高效过滤器、高效空气过滤器，超高效过滤器及各类液槽式过滤器、耐高温过滤器、化学过滤器；设备类有“XSE”牌风淋室、货淋室、传递窗、超净工作台、FFU（风机过滤单元）、层流罩、称量室、高效送风口、DOP高效送风口、洁净棚、新风柜、洗手烘干机、手术室送风天花、无尘衣（鞋）柜、药品柜、器械柜、麻醉柜、风量调节阀、防火阀、铝合金回风百叶等无尘室设备；公司生产的“XSE”牌空气净化设备已通过欧盟CE国际认证,空气过滤器已通过“国家空调设备质量监督检验中心”检验并鉴定合格。

生物安全柜日常维护保养 1、每次检验操作后用75%的酒精（其他杀菌剂视用户使用的材料而定）彻底对安全柜内部工作区域表面、侧壁、后壁、窗户进行表面净化。切勿使用含有氯的杀菌剂，因为它可能对安全柜的不锈钢结构造成损坏。同时对紫外灯和电源输出口表面进行清洁。当清洁安全柜内部区域时，操作人员除了手放以外，身体的其他任何部位不能进入安全柜。

2、长时间未实验时也得每两周进行清洁维护，定期清洁不锈钢表面会使之保持表面的光滑美观。3、每月用湿布对安全柜外部表面进行擦拭，尤其是安全柜的前面和上部，把堆积的灰尘打扫干净。并检查所有的维护配件的合理使用情况。4、根据实际情况，每个季度或者半年检查安全柜的任何物理异常或故障，如有异常及时报修；将初效过滤器拆下清洗，防止积尘将导致进风量不足，而降低洁净效果。5、每年请具备资格的认证技术人员对安全柜进行性能认证，依据紫外灯使用寿命效果，进行紫外灯的更换；当正常调节或清洗初效空气过滤器后，仍达不到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压（旋动旋钮），从而达到理想的均匀风速（将调节风速旋钮从左向右，从低速向高速缓慢调节，新工作台不应调至最高风速）。6、在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月；更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸，按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。以上就是生物安全柜标准操作规程、年检检查内容及维护保养的全部内容，生物安全柜的年检是非常重要的，它对我们知道安全柜的质量好坏很重要。生物安全柜年检它为我们实验室工作人员、检测人员、管理人员和其他涉及安全柜使用维护的相关人员在工作中有巨大的指导作用。

我们的地址：广州市番禺区石基中润工业区电话：020-84845950联系手机：13570359078 期待您的咨询