

# 湿法激光粒度分析仪KWC-610L

产品名称	湿法激光粒度分析仪KWC-610L
公司名称	厦门休辰仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科王 型号:KWC-610L 产地:厦门
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区兴港六里17号507室之二（注册地址）
联系电话	13559470536

## 产品详情

湿法激光粒度分析仪KWC-610L-激光粒度仪厂家KWC-610L的粒度量程是0.1-1250um，适合大多数湿法产品测试，量程中规中矩，它采用会聚光傅立叶变换测试技术保证在短的焦距获得大量程，有效提高仪器的分辨能力；高密度探测单元，让仪器拥有了超强的小颗粒测试能力，高密度探测单元使仪器具有超强的全量程无缝测试能力，高配版采用了双光路设计。

激光粒度分析仪KWC-610L技术参数：

规格型号	KWC-610L
执行标准	ISO 13320-1:1999；GB/T19077.1-2008
测试范围	0.1 μm -1250 μm
探测器通道数	86
准确性误差	<1%（国家标准样品D50值）
重复性误差	<0.5%（国家标准样品D50值）
免排气泡	具备免排气泡设计，无气泡干扰数据更准确
误操作保护	仪器具备误操作自我保护功能，仪器对误操作不响应
镜头	进口佳能镜头
激光器参数	进口光纤输出大功率激光器 = 650nm, p>10mW
光路校准	光路实现自动校准

激光粒度分析仪KWC-610L--安装说明：

把激光粒度分析仪主机与计算机显示器并排安置在稳固的水平工作台上，与其它电子设备间距大于1米。

安装相对应的软件及加密狗。

将地线可靠接地，将进水管可靠接至分散介质容器（客户自备），排水管连至废液桶，水管口要在桶的上部。

确认主机与计算机均处于断电关闭状态后，用随机附件中的USB通讯线把主机通讯口（USB）与计算机的USB通讯口连接起来。

把电源线的一端插在接地良好的插座上，另一端插入仪器右侧的220V插座内，打开电源开关，开关指示灯亮。

说明：分散介质容器：用来乘放除自来水以外的分散介质的容器，其大小与材质根据分散介质的化学性质而定。全自动激光粒度分析仪外观结构部件的使用说明如下：

电源插座	220V，10A（自带保险管）
保险管	2A（二级保险管）
地线柱	仪器工作时应可靠接地
COMI通讯口	控制系统使用
COMII通讯口	采样系统使用
电源开关	朝内按下电源接通，指示灯亮
样品池盖	先往前推然后再向后推开，样品池为综合样品池，循环、超声、样品池为一体式设计，加样品时手指不可插入样品池。
前门	前门打开可更换、清洗样品窗。
外壳	因仪器密封较好，外壳仅仪器出现问题需要修理时打开。为了保持仪器内部清洁，外壳一般不要轻易打开。
外壳固定螺钉	外壳固定螺钉外有装饰帽，取下装饰帽方可用内六角扳手拧下。
机壳底座	把各部分机壳固定为一个整体。
底座	仪器的主要承载部分。
进水管	连接仪器进水口与分散介质桶
进水口	连接进水管
排水口	连接排水管