

医药原料药胶体磨

产品名称	医药原料药胶体磨
公司名称	太仓中新宝智能装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZKE/中新宝
公司地址	沙溪镇岳鹿线涂松桥向北100米
联系电话	19951824526 18550522417

产品详情

医药原料药胶体磨，医药原料高剪切胶体磨，药剂高速胶体磨，API进口胶体磨，多功能医药胶体磨，医药浆料生产设备，医药混悬液生产设备，医药混悬液研磨分散机，医药混悬液高剪切胶体磨，超细医药混悬液均质机，

(技术咨询：贾先生 1-7-3-6-8-3-4-7-9-6-0 公司有样机欢迎到厂做实验交流)

ZKE医药级胶体磨比普通胶体磨研磨细化能力更强，转速为14000rpm，是它们的4-5倍；另外，ZKE还有一款改进型的胶体磨，在胶体磨的基础上加入了一组分散盘，有利于药剂的进一步分散细化和均质。

原料药是指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。

原料药的药效的发挥，一般取决于原料药粒径的细化，粒径越小，药效释放的更彻底。原料药一般都会分散到水中或者溶剂当中（如卡波姆溶液），制得药物混悬液，***终得到医药成品。医药混悬液***终的体系很大程度上由原料药的粒径细化，以及原料药的分散情况决定的。粒径细化更小，分散更均匀，制得的医药混悬液才会更加稳定并且药效更高。

目前，许多药厂一般都采用胶体磨进行处理，一般采用3000rpm胶体磨，但是效果并不理想。而太仓中新宝高剪切胶体磨就不一样的，更高的转速，更精密的磨头结构，使得研磨的效果大大好于普通胶体磨。另外ZKE又自主研发了改进型的胶体磨，将高剪切胶体磨和高剪切分散机进行结合，一体化设备，进一步提高胶体磨的研磨能力，以及强化胶体磨的分散能力。原料药胶体磨KE2000系列特别适合于胶体溶液、超细悬浮液和乳液的生产。除了高转速和灵活可调的定转子间隙外，KE在摩擦状态下工作，也就被称做湿磨。在锥形转子和定子之间有一个宽的入口间隙和窄的出口间隙，在工作中，分散头偏心运转使溶液出现涡流，因此可以达到更好的研磨分散的效果。KE2000整机采用几何机构的研磨定转子，的表面处理和优质材料，可以满足不同行业的多种需求。

ZKE医药级胶体磨胶体磨结构：三道磨碎区：一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三级为超微磨碎区。我们的磨头的结构：沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并且斜齿的流道的体积从上往下

是从大到下，而他们的斜齿的每个磨头的沟槽深度一样，流道体积是一样大，这样形成了本质的区别。我们可以保证物料从上往下一直在进行研磨，而他们只能在一级磨头到另外一级磨头形成研磨效果。

医药原料高剪切胶体磨，药剂高速胶体磨，API进口胶体磨，多功能医药胶体磨，医药浆料生产设备，医药混悬液生产设备，医药混悬液研磨分散机，医药混悬液高剪切胶体磨，超细医药混悬液均质机

医药级胶体磨KE2000系列的特点：

1、定转子被制成圆锥形，具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。

2、齿列的深度：从开始的2.7mm到末端的0.7mm，范围比较大，范围越大，处理的物料颗粒大小越广。

3、沟槽的结构式斜齿，每个磨头的沟槽深度不一样，并且斜齿的流道的体积从上往下是从大到下。医药胶体磨KE2000系列设备选型表

型号

流量

L/H

输出转速

rpm

线速度

m/s

马达功率

KW

出/入口连接

KE2000/4

700

9,000

23

2.2

DN25/DN15

KE2000/5

3 , 000

6 , 000

7.5

DN40/DN32

KE2000/10

8 , 000

4 , 200

15

DN50/DN50

KE2000/20

20 , 000

2 , 850

37

DN80/DN65

KE2000/30

40 , 000

1 , 420

55

DN150/DN125

KE2000/50

80 , 000

1 , 100

110

DN200/DN150

注：流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性，同事流量可以被调节到允许量的10%

ZKE/中新宝售前与售后服务

- 一、所有由我公司提供的设备，我们将负责设备安装调试验收至产品合格，设备正常验收，进入生产。
- 二、亲自上门提供正常的设备操作培训，为需方培训多名工程技术人员，全面掌握生产工艺，设备日常维护，故障及生产管理。
- 三、所提供设备均保修三年。在保修期内除需方因操作不当造成的原因外，所有因设备维修发生的维修费用均由我公司负责。
- 四、我公司在接到维修报告后，无特殊情况，本市zui多3小时、全国zui多24小时到达现场。
- 五、终身维护，在质保期外，如有设备故障，我公司派人来服务。维修零配件和其他不高于市场价格。
- 六、我公司将长期为顾客提供的制造工艺、技术革新、市场动态等同类行业情报信息。
- 七、购买设备前我们将提供咨询支持，免费试验,也可到我们的工厂参观。

(技术咨询：贾先生 1-7-3-6-8-3-4-7-9-6-0 公司有样机欢迎到厂做实验交流)

医药原料药胶体磨，医药原料高剪切胶体磨，药剂高速胶体磨，API进口胶体磨，多功能医药胶体磨，医药浆料生产设备，医药混悬液生产设备，医药混悬液研磨分散机，医药混悬液高剪切胶体磨，超细医药混悬液均质机