

上海力康生物安全柜HFsafe-1200 Class Type A2

产品名称	上海力康生物安全柜HFsafe-1200 Class Type A2
公司名称	北京慧佳美康生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力康 测量范围:--
公司地址	中国 北京市昌平区 昌平区北方明珠
联系电话	86 010 58604766 13811495170

产品详情

品牌	力康	型号	HFsafe-1200 Class Type A2
测量范围	--	测量精度	--
分辨率	--	电源电压	--
用途	生物安全柜		

hfsafe-1200 class type a2

产品介绍

heal force作为中国最早和最权威的生物安全柜品牌之一，一直凭借优异的产品品质、良好的用户口碑和专业的售后服务品质深得全球100多个国家用户的肯定，是中华人民共和国医药行业yy0569-2005生物安全柜产品标准的主要起草单位。heal force 品牌生物安全柜在中国各级疾病预防控制中心、医院临检系统和科研院所系统是广大科研工作者进行生物安全研究的重要防护屏障。2005年heal force生物安全柜在中国国家卫生部艾滋病防治项目中中标682台，并在3个月内全部安装调试完毕，为中国14个省的艾滋病防治和研究做出了应有的贡献。品质铸就品牌，相信heal force能为越来越多的中国和全球用户提供一流品质的生物安全柜和良好的售后服务。主要

特点产品特点：1. heal

force是中华人民共和国医药行业yy0569-2005生物安全柜产品标准的主要起草单位2. heal force 是

中国唯一一家一次性通过国家食品药品监督管理局完全根据yy0569-2005标准检测的生物安全柜品牌，并且通过iso13485质量管理体系认证，tuv ce认证，医疗器械注册证认证。3.采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的超高效空气过滤器，过滤效率99.999%（0.1~0.2微米颗粒），安全柜出厂前均通过严格的过滤器可扫描检测漏过率完整性测试4.实时数字显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，当下降气流流速和流入气流流速波动超过标准值的20%时，用声光报警5.安全柜裸露工作区三侧壁板采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，安全柜内所有生物污染部位均处于负压状态或被负压所包围6.

所有的生物安全柜均通过严格的ki-discus 碘化钾法人员保护和产品保护测试7.出厂的生物安全柜均须通过严格的压力泄漏法检测：加压到500pa，保持30min后气压不低于450pa8.选用全球优质的自感应风机，保证风压变化50%时，流量变化小于10%，确保操作人员和样品安全9.专利的控制面板条形码显示过滤器使用寿命，具有过滤器失效声光报警技术参数产品型号 :hf safe - 1200a2气流模式 70%循环 30%外排下降气流流速 0.35m/s流入气流流速 0.53 m/s人员保护通过严格的ki-discus法人员保护测试产品保护 $5-8 \times 10^6$ (8次方) cfu/ml 连续3次 菌落总数 0 cfu/次交叉污染保护 $5-8 \times 10^6$ (8次方) cfu/ml 连续3次 菌落总数 2 cfu/次工作电压 ac220v

$\pm 10\%$ 工作频率 50hz ± 1 hz外形尺寸（宽×高×深）mm

1323 × 2260 × 800工作室尺寸（宽×高×深）mm 1200 × 678 × 600