

电子天平、电子衡器 王宫衡器

产品名称	电子天平、电子衡器 王宫衡器
公司名称	泉州市王宫电子衡器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:王宫衡器 型号:电子天平
公司地址	福建省三明市大田县石牌镇屏山桥头新村92号4楼
联系电话	15392168868

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	王宫衡器
型号	电子天平	类型	电子天平仪器
最小称量	多种 (mg)	最大称量	多种 (g)
适用范围	称重		

使用方法

准备

- 1、将天平安放在稳定及水平的工作台上，避免振动、气流、阳光直射和剧烈的温度波动;
- 2、安装称盘;
- 3、接通电源前请确认当地交流电压是否与天平所附的电源适配器所需电压一致;
- 4、为获得准确的称量结果，在进行称量前天平应接通电源预热30分钟。

电源

- 1.天平随机附配交流电源适配器，输入220+22-33v ~ 50hz

输出9v 300ma

- 2.天平选用电池供电时可打开天平底部的电池盖按极性指示装入电池即可，建议使用9伏碱性电池，可连续工作约12小时。

当天平电池供电时，显示屏左上角电量指示框显示段数表明电池的状态(显示3段：电池充足，显示0段：电池耗尽)，当电池电量将耗尽时，最后一个显示段闪烁。

开机

在称盘空载情况下按<开/关>键，天平依次进入自检显示(显示屏所有字段短时点亮)、型号显示和零状态显示，当天平显示零状态时即可进行称量；

当遇到相关功能键设置有误无法恢复时，按<开/关>键重新开机即可恢复初始设置状态。

校准

为获得准确的称量结果，必须对天平进行校准以适应当地的重力加速度。校准应在天平预热结束后进行，遇到以下情况必须使用外部校准砝码对天平进行校准。

1. 首次使用天平称量之前；
2. 天平改变安放位置后。

校准方法与步骤：

- 1.准备好校准用的标准砝码并确保称盘空载；
- 2.按<去皮>键：天平显示零状态；
- 3.按<校准>键：天平显示闪烁的cal—xxx，(xxx一般为100、200或其它数字，提醒使用相对应的100g、200g或其它规格的标准砝码)
- 4.将标准砝码放到称盘中心位置，天平显示cal-xxx，等待几秒钟后，显示标准砝码的量值。此时移去砝码，天平显示零状态，则表示校准结束，可以进行称量。如天平不零状态，应重复进行一次校准工作。