

冷藏柜（900L及以上、双开门、带冷链监控系统）

产品名称	冷藏柜（900L及以上、双开门、带冷链监控系统）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-1028L 大小:容积1028升
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

冷藏柜（900L及以上、双开门、带冷链监控系统）

恒温冷藏柜 FYL-YS-1028L介绍公司“以德敬人，以诚立人”已成为公司的经营服务，公司涉及的产品医疗、农业、纺织、石油、化工、、电子、地矿、冶金、机械、光学、通讯、科技教学、医疗卫生等域遍布检验、、食品、超市、建筑、市政、水利、电力、勘探、大院校、-单位、科研单位。产品以其的性能，快捷周到的，物超值的价格，产品遍布优良各省、市、自治区，港澳及东南亚等地区，深受外广大用户的好评。

恒温冷藏柜 FYL-YS-1028L参数：

4-38 恒温、冷藏、加温系列

FYL-YS-50LK 外形尺寸430 × 488 × 535 内部尺寸370 × 380 × 425 容量46L

FYL-YS-100L 外形尺寸480 × 470 × 843 内部尺寸405 × 365 × 733 容量100L

FYL-YS-138L 外形尺寸540 × 543 × 830 内部尺寸465 × 428 × 724 容量138L

2-8 （-20）恒温、冷藏系列

FYL-YS-66L 外形尺寸430 × 480 × 645 内部尺寸357 × 390 × 542 容量62L

FYL-YS-88L 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

FYL-YS-128 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L

2-48 恒温、冷藏、加温系列

FYL-YS-150L 外形尺寸595 × 570 × 870 内部尺寸520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 外形尺寸595 × 570 × 1445 内部尺寸524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 外形尺寸595 × 680 × 1805 内部尺寸510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 外形尺寸595 × 571 × 1200 内部尺寸524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 外形尺寸595 × 680 × 1293 内部尺寸513 × 530 × 1184 容量310L

FYL-YS-828L 外形尺寸1265 × 680 × 1830 内部尺寸 1265 × 680 × 2150 容量828L

FYL-YS-1028L 外形尺寸1445 × 860 × 1990 内部尺寸 1445 × 860 × 2220 容量1028L

0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列

FYL-YS-151L 外形尺寸595 × 570 × 879 内部尺寸506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

-

恒温冷藏柜 FYL-YS-1028L特点介绍：

控温方式：微电脑智能温控系统，高亮LED数字设定、数字显示；

温度分辨率：1（度）；

温度波动度：±0.5（度）；

致冷单元：工业压缩机，无氟致冷剂；

循环单元：优良风机保工作室温度均匀；

观察窗：大型玻璃观察窗；

箱内照明：日光灯管；

搁架：4张间距可调搁网。

生物制品保存柜突出优点：

上、下限温度设定及超温报警功能，有效确保箱内物品；

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；

温度控制精度高，温度偏差小，恒温温度波动小于正负1度（ ± 1 ，正负1，正负一度），理想状态下温度波动小于正负0.5度（ ± 0.5 ）；

内壁永不结霜，蒸发器也具有自动防霜功能，连续运行亦可确保致冷效果和温度稳定性，永远不需升温化霜或停机除霜，适合保存；

开门时风扇自动停转以防止冷气散失，关门后风扇自动恢复运转以确保温度均匀。

xxxxxx承诺：整机保修一年，压缩机保修三年xxxxxx

恒温冷藏柜 FYL-YS-1028L注意事项：

恒温箱使用的时候要注意：

- 1、不插电源的情况下，打开有的门，拿出各个抽屉，暴露在空气中一段时间，去去恒温箱中的异味；
- 2、用干净的湿毛巾擦洗恒温箱箱体内表面及各个抽屉表面，去除表面不卫生的杂质；
- 3、使恒温箱后背面、两侧面离开墙面、橱柜面的距离（一般以15~25公分为宜），并尽可能放置在通风良好的位置；
- 4、冷藏箱后下方的排水嘴的过滤堵头要放上去；
- 5、尽可能找一个室内温度较高的时候插电并开始使用。

:

- 1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条款内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务热线由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。
- 4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。