

供应实验室仪器专用超声波清洗机

产品名称	供应实验室仪器专用超声波清洗机
公司名称	济南克林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济南克林 型号:KLIN 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市高新区正丰路554号环保科技园1号 科研楼201
联系电话	0531-88239016 15628983735

产品详情

超声波清洗机使用规则及注意事项

购买超声波清洗机应按照自己要清洗的产品和产量选择合适的型号，使用前应仔细阅读超声波清洗机说明书。注意事项有如下几点；

- (1) 接通电源，通常超声波控制箱都是220V/50HZ的，加热一般都是380V/50HZ。特殊设备会有标注。
- (2) 往超声波清洗机槽内加水，水位不低于厂家标明的水位线。
- (3) 打开电源，超声波开始工作，清洗工作时不要撞击超声波清洗机震动面。

(4) 工作现场严禁携带火种及明火作业。(使用酒精、丙酮、汽油、等挥发易燃液体时，应加盖，此时严禁使用加热功能。

(5) 超声波清洗机勿使清洗液的温度高于60℃，一般为常温和中温40-50℃清洗。

(6) 超声波清洗机槽内无清洗液，不得开机和加热，以免清洗机空载受损。

(7) 水温过高不能马上放水，那样很容易损坏不锈钢板。

(8) 非专业电工不宜擅自维修，超声波清洗机内有高压。

(9) 机器必须配有漏点保护开关及电线。

(10) 注意日常的保养，超声波控制箱应放在通风干燥处。

(11) 清洗机长期不用时，应将槽内清洗液放掉，并将机体擦洗干净。

(12) 清洗机应放置在干燥、清洁的房间使用，严禁在潮湿、污染、阳光直射的地方使用。