

# 生物质锯末颗粒化验设备 YX系列

产品名称	生物质锯末颗粒化验设备 YX系列
公司名称	鹤壁市永心新材料科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	鹤壁市永心:450.550.650 yx-o:650.660.750 河南省鹤壁市:350.450.550
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区淇水大道南段镁大厦903
联系电话	13903928050 15239253770

## 产品详情

生物质锯末颗粒化验设备 YX系列 鹤壁市永心新材料科技有限公司

生物质锯末颗粒化验设备 YX系列的原理跟构造特征

点火采用12~24V的电源，可由220V交流电源经变压器供给。线路中应串接一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。

技术性能：

1.热容量（能当量）约10450J/K

2.外水筒容量50L

3.内水筒容量约3.5L

4.点火电压24V

5.点火时间6分钟点火

6.测量精度符合国标

7.温度分辨率0.0001

8.使用环境10-35 （每次测定室温变化应 1 ）相对湿度 85%

9.电源220V ± 10%

#### 技术指标

1、整个化验过程15分钟。

2、仪器使用的电源是220V。

3、仪器耗电量:80瓦。

4、度高于国家标准

5、仪器的使用环境温度0度到40度。

6、测量范围：30大卡——13000大卡。

7、控制方式：全自动。/8、显示方式：中文汉字

生物质颗粒检测仪器有几种简单的设备 生物质颗粒检测仪器有几种简单的设备【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】生物质燃料检测仪器，生物质颗粒化验仪器，生物质燃烧值化验设备，木屑颗粒热值检测

仪器，锯末燃料热量化验仪器，松木颗粒热值检测仪器，杂木颗粒热量检测仪器

量热仪主要包括外筒、内筒、搅拌、充氧和氧弹等组成。1、外筒是用不锈钢制成的双层套筒，搅拌水泵可调节水温的均匀，并备有入水口、放水口和溢水口，便于调节水位。

2、内筒是截面为圆形的不锈钢容器，表面抛光以防止或减少热辐射和热交换。

3、搅拌器由微型电机与搅拌轴、桨组成，装在盖体上，转速稳定，效果良好。4、充氧装置：充氧装置是专门用于充氧的配套装置，它同氧弹热量计配套，也可用于其它型号热量计的气压自封式新型氧弹，该充氧装置具有以下优点；A、可以避免充氧所造成的喷溅。B、充氧速度可调节。

C、操作方便，省时省力。D、可以延长氧气减压阀的使用寿命。方法简介：

要求加纯净水或蒸馏水，容量为40L左右；设备连接好以后，打开电源开关；

点击”软件上的“氧弹上升”键，让升降杆自动升起；迅速把电源关掉（因为量热仪内筒有加热装置，在加水前不能长时间通电，以免加热管干烧造成寻坏）；把水放在凳子上，让水高过量热仪，用注水管向量热仪主机内筒抽水，直到机器后面溢水口流出水来，说明量热仪主机水已加满；

切记把量热仪表面，内筒口四周，机壳缝隙内弄湿，以免影响量热仪性能。技术参数

测温范围：5~40 温度分辨率：0.0001 测试精密度：0.1%

测试时间：点火后3min/次，完整周期时间15min/次 功率：<0.1kW