

风冷COD加热器回流法水质消解仪山东德天厂家现货

产品名称	风冷COD加热器回流法水质消解仪山东德天厂家现货
公司名称	山东德天环保设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	测量范围:0 ~ 10000mg/L 消解时间:10分钟 - 2小时30分钟 消解样品数:8
公司地址	奎文区鸢飞路958号
联系电话	0536-8184156 18765108868

产品详情

一、产品简介：

我公司生产的新一代消解器产品：DT-200A 标准COD消解器，遵循了国际标准（ISO）和国标（GB11914-89）的基本原则，保证了回流加热微沸2小时的消解操作，试剂溶液的配制和加入量都和国标法一致，确保可靠精确的分析结果。

仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914-89，低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度，高于700mg/L的COD水样，可以通过水样的比例稀释来完成测定。

DT-200A恒温消解器采用嵌入式黑晶加热玻璃作为其加热系统总成部分，做到真正的耐酸碱，耐腐蚀。黑晶加热玻璃升温快热能利用率高，表面各区域加热平衡，加热停止后降温速度快等优点。

DT-200A标准COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代自来水回流冷却方式，并在冷凝管末段以静止水辅助冷却，既可以节水又能使仪器规范化，同时还提高了仪器使用的安全性。

DT-200A标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉，可对8个250ML锥形消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷目的。

二、技术参数：

- 1、测量范围：0 ~ 1000mg/L、0-10000水样稀释后测定
- 2、消解时间：10分钟 - 2小时30分钟（用户可自主选择加热时间）

3、测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）、相对标准偏差不大于5.0%

工业有机废水（500mg/L）、相对标准偏差不大于8.0%

4、环境温度：35

5、消解样品数：8个（采用24#磨口的250mL锥形瓶）

6、加热功率：1600W（AC 220V，50HZ，用户可自主选择加热功率）

7、仪器尺寸：45cm（L）* 35cm（W）* 65cm（H）

三、性能特点：

1、平板电炉盘的波浪带状电热丝为新型稀土合金材料，其寿命极长。电炉盘表面覆盖可耐800℃高温玻璃面板，加热时电炉表面发热均匀，升温、降温速度快。

2、电炉盘使用新型的耐高温无机环保隔热材料，底板和周边的热损失小，受热、导热均匀，热效率更高。

3、平板电炉盘耐高温玻璃面板平整、光滑、易清洗；如表面沾污，用布擦干即可，可减少操作不当对仪器的损坏。

4、改进型的玻璃毛刺回流管和散热系统，其良好的消解回流效果确保样品消解结果的平行性和准确性。

5、对应用户选择的不同加热功率，可显示电炉表面加热温度。

6、可以设定消解时间，消解完毕后，仪器自动停止加热，仪器风机继续工作半小时，辅助样品冷却，可无人看管。

7、节电、节水，安全可靠，提高了操作人员的工作效率。