

# STIK 全自动高压灭菌锅IMJ-78A

产品名称	STIK 全自动高压灭菌锅IMJ-78A
公司名称	广州迪星昱生物科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:STIK施都凯 型号:IMJ-78A IMJ-54A
公司地址	广州市黄埔区荔香一街2号荔景商务中心251室
联系电话	139-24077749 13924077749

## 产品详情

### STIK 全自动高压灭菌锅IMJ-78A

美国STIK高压灭菌锅配件齐全，维修及时，无需耽误实验时间。本公司购买灭菌锅，郑重承诺;保修三年，后续压力表，安全阀免费拆卸与安装。保外配件成本价更换与维修。

全自动灭菌锅产品特点：

#### 1.安全：

- a.系统具有安全状态自检功能，断电状态下无法开启锅盖。
- b.具有安全开启温度和压力自感应联锁装置，当灭菌腔内温度必须低于80℃，并且腔内压力为零时，才能开启锅盖，否则锁紧机构自动锁紧以防操作不当，蒸汽意外烫伤，烧灼。
- c.超温保护：高精度的温度传感器及超温保护控制系统，保证温度异常时切断加热并报警，另机械式超温保护器具有双重超温保护功能。
- d.防缺水干烧保护：在灭菌过程中当出现灭菌用水缺少时，系统将认为加热器异常工作并自动切断加热器工作。

#### 2.智能：

- a.自检系统：能检验传感器的好坏、线路有无短路或断路、控制板芯片是否损坏等问题，有出错或故障发生时显示故障代码提示用户。

b.排气零污染：具有2个集气瓶，灭菌蒸汽通过两次冷凝收集确保蒸汽零排放，避免灭菌蒸汽直接排入实验室，污染环境。

c.智能的微电脑控制系统，不但实现了灭菌过程的全自动控制，确保灭菌过程更加安全、重复性更好。

d.四类预置的灭菌模式，分别针对固体类样品、液体类样品的琼脂。

e.记忆存储系统：用户可以设置自己的灭菌参数。

f.饱和蒸汽检测：系统自动检测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证完好灭菌效果。

g.自动排气控制：具备全排，微排，不排模式，适应各种样品的灭菌要求。

h.定时启动功能：可预先设定时间程序(1-99小时)，使灭菌器按设定时间自动启动灭菌。

### 3.界面控制：

a.开机自动显示上次的灭菌程序，按START即可启动工作。

b.具有状态流程图，即知当前灭菌模式、所处灭菌状态、已经完成的灭菌程序，即将处理的程序，具有倒数计时功能，剩余时间一目了然。

c.Confirm键即可查询当前程序的具体参数。

### 4.可选用配件：

物品温度传感器、打印机。

### 技术参数：

型号model	IMJ-54A	IMJ-78A
灭菌胆尺寸(内径*深度)	370*508	370*730
chamber dimensions		
容量(L)	54升	78升
chambervolume in liters		
内胆材质material	SUS304	
温度及压力	135 /0.2MP	

温度范围

40-135

scope of sterilization temperature

灭菌温度sterilizing temperature

105-135

溶解温度

60-100

melt temperature

保温温度warm temperature

40-60

设定时间范围time

灭菌、融化：0分钟-4小时；连续保温：72小时；预约灭菌时间；1-99小时

控制器control

微处理机控制，图形显示

程序模式operation model

A、灭菌；B、灭菌-保温；C、溶解-保温；D、器具灭菌；E、客户设定

排气方式exhaust way

全排、微排、不排

冷却装置cooling device

独立的风冷系统，能快速冷却

安全装置safety device

压力安全阀、防止干烧、门锁安全连锁装置、舱盖关闭检查系统、

过压检测、超温检测、漏电短路器

电源(50/60HZ)power

单相交流220V，50-60HZ公用电源(16A以上)

标准附件accessories

标准型：隔水板，排水软管，不锈钢丝蓝，冷凝液收集瓶

外部尺寸dimension

L\*W\*H(520\*612\*840)

L\*W\*H(520\*612\*1070)