

血站用车载冰箱

产品名称	血站用车载冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	电压:DC12-24V/AC220V 容积:FYL-18-228L 物流:德邦送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

用途:

主要用于防疫、试剂运输保冷、制品的冷藏保温。特别对山区、海岛、偏僻边远地区运送、血制品更加适用便捷。特点冷藏面积大、防污染、耐磨、耐压、耐腐蚀、保温。车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。

血站用车载冰箱公司说明:

北京福意电器有限公司以科技进步为先导，以市场需求为发展基础，根据现代化工业特点，凭借自身雄厚的力量和优良的开发手段，研制开发出一批性能可靠、操作简便、多功能、多用途为特色的具有国内水平的检测仪表，从而优良代替国产产品，满足广大的客户需求。产品广泛应用于各大专院校、科研院所、化工、医疗、农业、畜牧、环保等企事业单位。

==血站用车载冰箱参数：

1.产品型号:FYL-YS-45L2.额定电压:DC12-24V/AC220V（交直流两用）3.产品形式：上开门，冰箱门盖可拆卸4.额定功率:55W5.制冷剂:R134a6.温控范围:-19 ~ +10 每一度恒温调节7.外形尺寸:650x400x430（长-宽-高）8.内部尺寸:355 × 310 × 3459.容 积:45L10.重 量:20kg11.温度显示:LED数字显示，自动显示箱体内部温度12.保温材料：高密度无氟绝热层，保温效果良好13.压缩机：选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂，运转平衡、噪音低、使用寿命长14.温度设置显示板有记忆功能，冰箱电路设计采取延时启动，保障机器运行。15.冰箱采用微机处理，可对故障自动检查，根据指示灯进行调节。16.具有ISO9001质量管理体系证书和ISO14001环境管理体系证书和产品自检报告。产品配置清单：

1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格证1张 4、汽车点烟插头电源线

血站用车载冰箱使用注意事项:1.使用前请阅读说明书后再操作。2.在使用冰箱储存物品时，请在使用前

检查冰箱的制冷能力是否符合所需存放物品的存放条件。3.冰箱设有内置容器篮，取物方便，便于清洗，储存物品不会出现与内箱体冻结现象，冰箱内盖可拆卸，方便使用。4.再打开包装时李曼有配置的容器篮，电源线，提手，说明书，合格证，保修卡。5.请将产品放置于干燥场所，并注意防雨水。6.请不要将电路装置直接与发热体：电炉，热水等靠近，同时也要避免其直接暴晒在猛烈的阳光下。7.在安装使用冰箱时候，要保证冷凝器上释放的热量可以得到有效的释放；冰箱与周围物体应保持10cm以上距离8.冰箱在流动场合使用应用/带固定9.冰箱可直接接12v或者24v直流电源；在接电之前，请检查供电电压是否符合产品的运行电压要求10.如果电源线过短或者与你使用的冰箱型号不符，请购买相符合的电源线。

血站用车载冰箱特点:

1. 优良的优良压缩机制冷采用优良的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。无噪音、无污染，绿色环保，节能轻便，使用寿命长,耗电少，结构简单，体积小，室内外均可使用。2.本冰箱为卧式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;3.流线型设计 采用优良流行流线型造型设计，色彩绚丽，小巧玲珑，尊贵典雅。4.高精度电脑温度控制系统：在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定性，使用更安全 5.适用范围 主要用于防疫药品2-8度转运、低温药品运输、试剂运输、制品的冷藏保温。 车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。 室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。