

实验室反应釜 山东润圣膜技术设备 实验室反应釜加工

产品名称	实验室反应釜 山东润圣膜技术设备 实验室反应釜加工
公司名称	威海润圣化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市经济技术开发区青岛中路77A（长峰）（ 距高铁、火车站、高铁站、汽车站、公交总站1. 5KM）
联系电话	13506306795

产品详情

反应不锈钢反应釜的主要结构说明日期：

反应锅主要由内罐体、夹套、搅拌装置、支承座四大部件组成(可按工艺需要采用带保温结构)。

- 1.内罐体按工艺需要采用不锈钢等材料制造，内表面镜面抛光处理，可在线CIP清洗、SIP灭菌，符合卫生规范要求。
- 2.夹套按工艺需要采用不锈钢或碳钢等。
- 3.适宜的径高比设计，按需定制搅拌装置；搅拌轴封采用耐压卫生机械密封装置，以保持罐内的工作压力及防止罐内物料泄漏而造成不必要的污染与物料损耗。
- 4.支承型式按操作要求采用悬挂支耳式或落地支腿式。

不锈钢反应釜主要应用

不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、染料、医药、食品，用来完成硫化及氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。

不锈钢反应釜用来完成硫化及氢化、烃化、聚合、缩合等工艺对不锈钢不腐蚀过程的压力容器。

不锈钢反应釜主要应用于橡胶、石油、化工、食品，实验室反应釜哪家好，、医药、染料等领域，烃化、缩合等工艺过程的压力容器，实验室反应釜价格，例如反应器、反应锅、冷凝器、聚合釜等；材质一般有304不锈钢、316L不锈钢、锆、镍、复合板、有色金属合金等。

不锈钢加氢釜的操作方法

不锈钢加氢釜的详细操作步骤

- 1、收到新不锈钢加氢釜时首先将反应釜打开内部清洗做去油处理，实验室反应釜加工，然后将釜冲洗干净；然后密封后通入氮气做气密封性试验，确认无泄漏后方可投入使用。
- 2、然后将反应物料放入不锈钢加氢釜内。
- 3、然后将不锈钢加氢釜的螺母用专用扳手对称逐个分多次拧紧，实验室反应釜，将溶解在溶剂中的钨炭催化剂通过不锈钢加氢釜的加料口用加料漏斗加入釜内，后将加料口丝堵密封面擦洗干净拧紧，关闭不锈钢加氢釜上的所有开口的阀门，连接上氢气管。
- 4、打开氢气瓶总阀，调节减压阀为10个大气压。

实验室反应釜-山东润圣膜技术设备-实验室反应釜加工由威海润圣化工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海润圣化工机械有限公司（www.runshenghuaji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为压力容器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!