

新逻辑葡萄酒压力检测测定仪器

产品名称	新逻辑葡萄酒压力检测测定仪器
公司名称	深圳市新逻辑科技有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:新逻辑 型号:9001-A 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝安大道4002-6号
联系电话	0755-86035309 13926514641

产品详情

??

??????????????????

将待测样品在20℃水浴中保温2小时，备用。

将20℃样瓶放置在新逻辑葡萄酒压力检测测定仪器底板上，使之正对穿刺针头；旋松叉形钢板夹具上的锁紧手柄螺母，调整叉形钢板夹具至适当高度（略高于瓶口高度即可），旋紧该手柄螺母。用同样方法调整下压横梁高度，使穿刺针头高于葡萄酒瓶软木塞约5 mm。

确认样品瓶放好和下压横梁高度调节好后，用手扳动下压横梁侧面手柄使穿刺针下行，当看到穿刺针头从软木塞下端伸出时即可停止下压，此时瓶内气体将沿针管通道向上传送，压力表示数上升。

用双手拿起仪器和样品瓶）沿其轴向方向往复摇动，（注意：在摇瓶的过程中力量要控制适度，以防瓶体从底座滑出！）待压力表示数稳定后记下压力表兆帕数（保留小数后两位）。

每次测试完毕，应将仪器表面酒液等擦拭干净。若长期不用时，应对穿刺针等部件用清水反复清洗后擦拭干净晾干备用。

压力表读数过低。

摇动不充分。

输气管缺口被堵塞，气体传输不畅。

压力表故障。

10?????

1????????????????????????????????