

塑料快速水分测定仪果干食品药材卤素水份测试仪

产品名称	塑料快速水分测定仪果干食品药材卤素水份测试仪
公司名称	东莞宝嘉裕检测设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宝嘉裕 名称:水分测试仪 产地:广东东莞
公司地址	东莞市常平镇黄泥塘村新兴路21号
联系电话	13712882477

产品详情

【简单介绍】

电子水份快速测定仪适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品（脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工）、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等，对样品所含的游离水份进行测试

产品特点：

- 1.代替国标烘箱法，用途非常广泛、适合各行业的水分测定；
- 2.无需安装调试，无需培训，无需繁琐流程，拆箱即可使用；
- 3.操作简单，检测用时短，工作效率高；
- 4.精密的称重传感器（镀金陶瓷、电磁力），测量精度高、使用寿命长、性能稳定；

5.独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；适用行业：

适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品（脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工）、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等，对样品所含的游离水份进行测试

5.独特的防风罩设计，使得仪器称重系统更稳定；

【详细说明】

卤素水份测定仪MB35为美国原装进口的一款卤素水分测定仪，我公司为电子天平和卤素水份测定仪MB35水份测定仪及其他多种型号的代理，全网价格优惠统一从总代理处发货，统一售后质保。

【技术参数】

型号

MB35

MB45

量程（g）

35

45

可读性（g）

0.01%/0.001g

重复性（标准偏差）（%）

3g样品：±0.18%

3g样品：±0.05%

10g样品：±0.05%

10g样品：±0.015%

水份测定范围

0.05%~100%

0.01%~100%

（回潮模式：0.01%~1000%）

加热时间

1-120分钟（60分钟内间隔30秒，

1-120分钟（间隔10秒）

60~120分钟间隔1分钟）

温度范围

50 至160 （间隔5 ）

50 至200 （间隔1 ）

升温程序

标准

标准、快速、温和、阶梯

终点控制

定时、自动

手动、定时、三种程控关机模式

操作温度范围（ ）

10-40

显示屏

背光LCD显示，128×64点阵

显示内容

%水份，时间，温度，重量

%水份，%固体，时间，温度，重量，

编号，干燥曲线

秤盘尺寸（mm）

90

外形尺寸（宽×高×长）（mm）

190×152×360

样品盘手柄

选配

标配

【产品优势】

独特的自动终点判断 3种预设的终点方法可供您选择：A30、A60、A90。

- 1、A30：表示每30秒流失水份小于1mg时，自动终止水份测定。
- 2、A60：表示每60秒流失水份小于1mg时，自动终止水份测定。
- 3、A90：表示每90秒流失水份小于1mg时，自动终止水份测定。
- 4、内置声音提醒功能-水份测试完成时，内置蜂鸣器会提醒用户结束或继续测试

多种加热模式选择

- 1、快速-快速达到设定的温度，适合测定水份含量在5%~15%之间的样品。
- 2、标准-保证迅速并准确的达到设定温度的加热模式，适用于测定绝大多数样品。
- 3、温和-温和过渡加热曲线，保护样品不被烤焦，适用于化学物质不稳定样品。
- 4、阶梯-根据样品种类可设置3点温度，适合测定水份量超过15%的样品。

统计功能和50种测试方法储存

- 1、统计曲线图-可以实现多次测定结果的分析比较、测定跟踪，并计算历史数据的标准差。MB45可以智能化完成计算工作，直接提供zui终测定结果，是您质量控制和质量保证的明智之选。
- 2、50种测定方法储存-方便储存不同样品的测试方法，节省多次设定的时间，提高效率。

实时时钟，符合GLP/GMP打印要求

- 1、打印内容包括：烘干程序，加热温度，zui初的称量值，zui终的水份结果，所需的时间等信息。
- 2、实时时钟，符合GLP/GMP要求。
- 3、标配RS232接口。