

生产供应jkf-3普通型真空干燥箱

产品名称	生产供应jkf-3普通型真空干燥箱
公司名称	菏泽市精科仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:菏泽精科 型号:jkf-3普通型 类型:真空干燥箱
公司地址	菏泽市康庄路2278号
联系电话	0530-6291333 15005400071

产品详情

品牌	菏泽精科	型号	jkf-3普通型
类型	真空干燥箱	材质	不锈钢
温度范围	室温+10 -250 ()	功率	1.4KW
工作室尺寸	450 × 450 × 450 (mm)	重量	10 (kg)
适用范围	真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。		

jkf-3普通型真空干燥箱

<http://www.sdjkyq.com/2010/1130/168.html>

<http://www.sdjkyq.com>

<http://www.sdjkyq.com/product/gzx/>

jkf-3普通型真空干燥箱详解：

工作电压

220v/50hz

额定功率

1.4kw

控温范围

室温+10 -250

温度波动

± 2

工作室尺寸

450 × 450 × 450

外形尺寸

600 × 625 × 1210

类型

真空干燥箱

是否数显

数显型

本公司真空干燥箱产品简介

概念和定义：真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的，工作时可使工作室保持一定的真空度，并能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥，采用智能

型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。

简介：

真空干燥箱专为干燥热敏性，易分解和易氧化物质而设计，能够向内部冲入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

用途：

真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

箱体结构：

- 1、智能型程序液晶温度控制器
- 2、惰性气体进阀
- 3、进口真空表
- 4、下箱体柜

电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型，外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理，漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成，工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板，用来放置各种试验物品，工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封，箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制，电器箱在箱体的左侧或下部，电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。

技术参数：

用途概述：适用于工矿企业、大专院校、科研院所等单位的实验室在真空条件下对物品进行干燥、灭菌、热处理之用。产品特点：1、长方体工作室，使有效容积达到最大，智能型温度控制器。

- 2、钢化、防弹玻璃门观察工作室内部物品，一目了然。
- 3、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。
- 4、工作室采用冷轧钢板或不锈钢板，经久耐用。

型号	dzf-1	dzf-2	dzf-3
工作电压	220	220	220
消耗功率	0.3	1.2	1.4
控温范围	50-250	50-250	50-250
温度波动	1	1	1
工作室尺寸	300x300x275	415x345x370	450x450x450
真空度	< 133	< 133	< 133
含税和运费价格			

工作原理

电热真空干燥箱可使工作室保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理，可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属p.i.d智能控温，性能可靠、使用方便。

智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时，超温保护电路动作，切断加热回路

使用注意事项

- 1.真空箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。
- 2.真空箱应在相对湿度 85%rh，周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
- 3.真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理，不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
- 4.真空泵不能长时期工作，因此当真空度达到干燥物品要求时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电源，待真空度小于干燥物品要求时，再打开真空阀及真空泵电源，继续抽真空，这样可延长真空泵使用寿命。
- 5.干燥的物品如潮湿，则在真空箱与真空泵之间最好加入过滤器，防止潮湿气体进入真空泵，造成真空泵故障。
- 6.干燥的物品如干燥后改变为重量轻，体积小（为小颗粒状），应在工作室抽真空口加隔阻网，以防干燥物吸入而损坏真空泵（或电磁阀）。
- 7.真空箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200 时，会产生慢漏气现象（除6050、6050b、6051、6053外），此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座，调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。

8.放气阀橡皮塞若旋转困难，可在内涂上适量油脂润滑。（如凡士林）

9.除维修外，不能拆开左侧箱体盖（6090及6210型除外）以免损坏电器控制系统。

10.真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭，应用松软棉布擦拭。

11.若真空箱长期不用，将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂，以防腐蚀，并套上塑料薄膜防尘罩，放置于干燥的室内，以免电器元件受潮损坏，影响使用

菏泽精科仪器有限公司

全国统一免费服务热线：400-0530-060

营销一部电话：0530-6266887手机：18953015529

营销二部电话：0530-6266867手机：18953015519

营销三部电话：0530-6265587手机：18953015539

传真：0530-3189009

企业简介

菏泽精科仪器有限公司是一家专注于生产精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、气流烘干器、旋转蒸发仪、加热带等产品的股份有限公司,公司总部坐落于菏泽市康庄西路2276号。

公司产品包括精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、玻璃仪器、气流烘干器、旋转蒸

发仪、加热带等，可定制生产。公司下辖精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳等仪器仪表生产基地，与国内多所知名大厂联合组建了强大的产品研发中心，不断推出具有国际竞争力的新产品。公司拥有独立的进出口权，在不断完善国内销售网络的同时，积极开拓国际市场，产品远销欧美，中东，东南亚，非洲等国家。

菏泽精科仪器有限公司秉承“诚信，优质，专业，双赢”的经营理念，本着“因为专业所以更好”的经营宗旨，愿与广大国内外客户互惠互利，共谋发展。我们将凭借自身在仪器仪表化工领域的丰富经验和良好信誉，不断为客户提供优质的产品和专业的服务。

菏泽精科仪器有限公司，主要致力于各种化工仪器仪表的生产研发及销售，精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、玻璃仪器、气流烘干器、旋转蒸发仪、加热带等类。

菏泽精科仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临菏泽精科仪器有限公司参观、指导和业务洽谈。

