

六联自动升降电动搅拌器 多功能搅拌机

产品名称	六联自动升降电动搅拌器 多功能搅拌机
公司名称	菏泽市精科仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:医药化工、大专院校、科研单位实验室仪器 物料类型:液-液
公司地址	菏泽市康庄路2278号
联系电话	0530-6291333 15005400071

产品详情

搅拌机类型	多功能搅拌机	应用领域	医药化工、大专院校、科研单位实验室仪器
物料类型	液-液	适用物料	化学品
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	精科	型号	JK-JJ-4B型
搅拌方式	自落式搅拌	作业方式	连续作业式
搅拌鼓形状	圆盘型	每次处理量范围	出料50-250L (L)
装置方式	固定式		

六联自动升降电动搅拌器

<http://www.sdjkyq.com/>

<http://www.sdjkyq.com/product/jbq/>

一、产品简介：数显六联同步自动升降搅拌器是在本企业研制生产的电动搅拌器的基础上改进而成，设有机械定时，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，操作简便，运转平稳，无级调速，转速数字显示，小而强有力马达能多头同速对高粘度的液体溶液进行强有力的搅拌和作对比试验，是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。二、使用说明：1. 接通外电源，按上电源开关，指示灯亮。2. 打开升降开关，调整工作台，校准搅拌棒在溶液中的工作深度，正确放置装液试瓶（或其它器皿）。3. 调节调速旋钮，观察转速显示屏，升至所需转速。4. 工作完毕，将调速旋钮置于最小位置，关升降开关，关电源开关，切断电源。5. 将搅拌棒擦拭干净，其上不允许有水滴、污物残留。三、常见故障的排除：1. 不搅拌、电源指示灯不亮，应检查电源是否良好，定时器是否打开。2. 工作时搅拌棒晃动，应检查搅拌棒上两叶片是否均匀分开。

四、主要技术参数：

这个使用说明

菏泽精科仪器有限公司

联系人：张海军

电话：86-530-6266887 18953015529

手机：86-1380530076413305307479

传真：86-530-3189009

邮箱：hezejingke@163.com

ying870914@163.com

qq：1191462208

菏泽精科仪器有限公司是一家专注于生产精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、气流烘干机、旋转蒸发仪、加热带等产品的股份有限公司,公司总部坐落于菏泽市康庄西路2276号。

公司产品包括精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、玻璃仪器、气流烘干机、旋转蒸发仪、加热带等，可定制生产。公司下辖精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳等仪器仪表生产基地，与国内多所知名大厂联合组建了强大的产品研发中心，不断推出具有国际竞争力的新产品。公司拥有独立的进出口权，在不断完善国内销售网络的同时，积极开拓国际市场，产品远销欧美，中东，东南亚，非洲等国家。

菏泽精科仪器有限公司秉承“诚信，优质，专业，双赢”的经营理念，本着“因为专业所以更好”的经营宗旨，愿与广大国内外客户互惠互利，共谋发展。我们将凭借自身在仪器仪表化工领域的丰富经验和良好信誉，不断为客户提供优质的产品和专业的服务。

菏泽精科仪器有限公司，主要致力于各种化工仪器仪表的生产研发及销售，精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、玻璃仪器、气流烘干机、旋转蒸发仪、加热带等类。

菏泽精科仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临菏泽精科仪器有限公司参观、指导和业务洽谈。