

圆形磁力搅拌电热套 精科

产品名称	圆形磁力搅拌电热套 精科
公司名称	菏泽市精科仪器有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:精科 型号:JK-DHT 工作室尺寸:20 (mm)
公司地址	菏泽市康庄路2278号
联系电话	0530-6291333 15005400071

产品详情

品牌	精科	型号	JK-DHT
工作室尺寸	20 (mm)	温度范围	室温-400 ()
温度波动度	0.5 ()	温度均匀度	0.5 (%)
控温方式	电子调温	适用范围	大专院校、医药化工、科研单位实验室仪器

该型号磁力加热搅拌电热套是本厂为配合学校、工厂及科研单位实验室使用研制的新产品。该产品工作可靠，操作简便，整机结构合理，具有加热功率连续可调，能方便观察和控制加热状态，搅拌转速连续可调，适应不同工作需要，携带方便，是实验室理想的设备。

一、圆形磁力搅拌电热套主要技术性能

1. 工作电压 220v 50hz 2. 电机功率 20w 60w 80w 100w 3. 搅拌器转速 2000转/分
连续可调 4. 加热电功率，0-500w，调压控温，最高温度400 精度±1 5. 工作方法 连续工作时间 8小时（搅拌时） 6. 整机重量4kg

二、圆形磁力搅拌电热套操作方法

1. 盛放搅拌子和盛有溶液的烧杯或烧瓶放在加热套上。 2. 接通电源开启电源开关，电源指示灯发亮，整机开始工作。 3. 右旋转动转速控制旋钮，搅拌子即开始转动，调节转速至实验需要为止。 4. 加热套的使用打开加热开关，加热指示灯亮，表明加热套在加热，然后轻轻旋转调压旋钮，加热套功率随着调节方位的变化，产生不同的功率，工作电压表也随着显示不同的电压指数，顺时针调节会逐渐增大功率，增加使用温度，否则反之。

三、圆形磁力搅拌电热套注意事项

1. 由于加热套表面涂有油质，第一次使用时冒白烟是正常现象，随即表面变成棕色的颜色，数分钟后即可恢复原色。 2. 加热和搅拌即可同时使用，也可单独使用。 3. 加热工作时，人体不要接触电热套，以免烫伤。 4. 搅拌调速时应由低档开始 5. 操作使用时，注意不要将溶液溅到机器上。 6. 使用完毕时，应关闭电源开关，冷却后到通风干燥处存放。

四、圆形磁力搅拌电热套装箱及附件

1. 整机1台
2. 搅拌子1个
3. 说明书1份

菏泽精科仪器有限公司

联系人：张海军

电话：86-530-6266887

手机：86-1380530076413305307479

传真：86-530-3189009

邮箱：hezejingke@163.com

ying870914@163.com

qq：1191462208

菏泽精科仪器有限公司是一家专注于生产精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、气流烘干器、旋转蒸发仪、加热带等产品的股份有限公司,公司总部坐落于菏泽市康庄西路2276号。

公司产品包括精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、玻璃仪器、气流烘干器、旋转蒸发仪、加热带等，可定制生产。公司下辖精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳等仪器仪表生产基地，与国内多所知名大厂联合组建了强大的产品研发中心，不断推出具有国际竞争力的新产品。公司拥有独立的进出口权，在不断完善国内销售网络的同时，积极开拓国际市场，产品远销欧美，中东，东南亚，非洲等国家。

菏泽精科仪器有限公司秉承“诚信，优质，专业，双赢”的经营理念，本着“因为专业所以更好”的经营宗旨，愿与广大国内外客户互惠互利，共谋发展。我们将凭借自身在仪器仪表化工领域的丰富经验和良好信誉，不断为客户提供优质的产品和专业的服务。

菏泽精科仪器有限公司，主要致力于各种化工仪器仪表的生产研发及销售，精密仪器、电热套、搅拌器、水浴锅、取样器、取样桶、取样绳、干燥箱、石油仪器、原油快速脱水仪、清洗器、玻璃仪器、气流烘干器、旋转蒸发仪、加热带等类。

菏泽精科仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临菏泽精科仪器有限公司参观、指导和业务洽谈。