

# 数显恒温水浴振荡器-回旋

产品名称	数显恒温水浴振荡器-回旋
公司名称	菏泽市精科仪器有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:精科 型号:JK-THZ-82 工作室尺寸:490*390*170 ( mm )
公司地址	菏泽市康庄路2278号
联系电话	0530-6291333 15005400071

## 产品详情

品牌	精科	型号	JK-THZ-82
工作室尺寸	490*390*170 ( mm )	温度范围	室温 - 100 ( )
温度波动度	0.3 ( )	温度均匀度	0.3 ( % )
控温方式	智能	适用范围	植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备

数显恒温水浴振荡器

<http://www.sdjkyq.com/>

<http://www.sdjkyq.com/product/zdq/>

<http://www.sdjkyq.com/2010/1122/64.html>

数显水浴恒温振荡器 ( 水浴恒温摇床 )

概念和定义

数显水浴恒温振荡器(回旋):

一种温度可控的恒温气浴槽和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

主要特点:

数显水浴恒温振荡器(回旋):

温控精确数字显示.

振荡时有小浪花,但无浪花飞溅.

设有机械定时.

万能弹簧试瓶架特别适合做多种对比试验的生物样品的培养制备.

无级调速,运速平稳,操作简便安全.

内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好.

技术指标:

数显水浴恒温振荡器(回旋):

型号指标	sha-c(往复)	thz-82(回旋)	sha-b (双功能)	zd-88 (大容量冷)
转速范围	起动~300rpm(数显)	起动~300rpm(数显)	起动~300rpm(数显)	起动~300rpm(数显)
温控范围	室温~100	室温~100	室温~100	5~100
温控精度	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 1
振荡方式	往复	回旋	往复回旋	水平回转
加热功率	1500w	1500w	1500w	400w
振荡幅度	20mm	20mm	20mm	30mm
定时范围	0~120min(或常开)			0~99.99小时
容量	100ml × 24	200ml × 15	200ml × 15	30 × 250ml
电源	ac220v 50hz	ac220v 50hz	ac220v 50hz	ac220v 50hz

使用须知:

数显水浴恒温振荡器(回旋)

- 1、使用前请仔细阅读本说明书。
- 2、机器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
- 3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。
- 4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。
- 5、调速应从低速向高速慢慢起动。
- 6、机器在高速振荡时可能会有一定的移位，因此在使用时应有人看管。

使用说明:

数显水浴恒温振荡器(回旋)1、

装入试验瓶，并保持平衡，如是双功能机型，设定振荡方式。(详细设定见最后图示)2、

接通电源，根据机器表面刻度设定定时时间，如需长时间工作，将定时器调至“常开”位置。3、接通电源，设定温度：按set键可设定或查看温度设定值。按一下set键数码管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 键设定值减小，长按 键或 键数据会快速变动，再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。(若温控仪是智能型，则另附温控说明书)。本机有加热和恒温二只指示灯表示工作状态，温度表头示值为锅内实际温度。

## 数显恒温水浴振荡器控温表使用说明：

插上可靠稳定电源后，打开电源开关，液晶双屏点亮，面板上端显示屏为温度控制器。按set键，末尾闪烁显示，进入设定温度值，按 键向上设定温度值，按 键下调设定值，长按后快速设定，再按set键，退出设定，或长时间不按键，控温系统自动退出后开始恒温控制。长按set键5-8秒，进入深度参数设定，上排显示p，表示设定智能加热系数，可在1-8档范围设定，一般选择中档即可。联机键作为温度跟定时器相连作用，开启后跟随定时器并有恒速标记显示，在定时器走时结束后即结束加热状态，如果关闭联机功能，控温系统根据设定值一直运行。

## 数显恒温水浴振荡器速度时间表使用说明：

1. 电源开启后下端液晶屏显示设定速度和定时时间值，开机后速度值为上次工作速度，记忆保存后读取，下排为定时时间，如上次使用情况为常开，则显示on，如上次为定时走时状态，则显示off。
2. 按上排速度设定键中 键，向上设定速度值，按速度设定键中 键，向下设定速度值，长按后快速设定。
3. 按启动键后振荡器闭环恒速运行，直至定时时间结束，如在运转中有负载出现异常，超出电机使用功率，系统将自动停止以保护。
4. 往复/回旋 选择键，只有在hsy-b双功能水浴恒温振荡器上起作用，a,c型无效。

## 注意事项：

### 数显水浴恒温振荡器(回旋)

- 1、器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。
- 2、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
- 3、严禁在正常工作的时候移动机器。
- 4、严禁物体撞击机器。
- 5、严禁儿童接近机器，以防发生意外。
- 6、更换熔断器前应先确保电源已切断。
- 7、使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留。

## 数显恒温水浴振荡器hsy的维护保养：

1. 正确的使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
2. 往复恒温水浴振荡器在使用期间，每3个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入到电机和控制单元上；检查水箱里的水质以及清洁程度；检查保险丝，控制元件以及紧固螺丝有否松动。
3. 振荡器传动部分的轴承出厂前已经填充了适量的润滑脂（1号钙 - 钠基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量应约占轴承空间的1/3。

## 联系电话：

菏泽精科仪器有限公司

全国统一免费服务热线：400-0530-060

营销一部电话：0530-6266887手机：18953015529

营销二部电话：0530-6266867手机：18953015519

营销三部电话：0530-6265587手机：18953015539

传真：0530-3189009