

# 分装机 恒立达超声产品优良 全自动分装机

产品名称	分装机 恒立达超声产品优良 全自动分装机
公司名称	济宁市恒立达超声电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市车站西路28号
联系电话	13508977269

## 产品详情

### 分装机

#### 螺杆分装机

清洁频率: 每天操作前、后各清洁1次。 更换品种、规格时清洁1次。 维修保养后进行清洁。 清洁工具: 不脱落纤维的超细布。 清洁剂: 雕牌洗涤剂。 消毒剂: 75%乙醇溶液, 0.2%新洁尔灭、1%碳酸钠溶液(每月轮换使用)。 清洁方法: 操作前的清洁消毒:

· 将不脱落纤维的超细布用75%乙醇溶液浸湿后, 擦拭胶塞轨道, 拨盘等部件。  
用75%乙醇溶液擦拭分装机各部位。 工作结束后的清洁消毒: 将分装机接触药粉的部件如: 料斗、送粉器、送粉螺杆、顶板、视粉罩、搅拌器、送粉小螺杆等卸下, 全自动分装机厂家, 用1%Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液浸泡5分钟, 再用注射用水清洗干净后, 置电热烘箱灭菌180℃, 2小时。 不能干热灭菌的有机玻璃视粉罩、送粉漏斗, 用75%乙醇浸泡15分钟, 擦净残粉晾干后, 置于操作台上, 打开臭氧发生器, 消毒1小时。 拆下拨盘, 取出胶塞振荡器, 以及轨道拨盘、分装机, 先用注射用水擦洗, 再用1%Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>擦拭, 全自动分装机, 最后用75%乙醇溶液擦拭消毒。 清洁完毕, 填写设备清洁记录, 兽药分装机价格, QA检查员检查合格后, 签字并贴挂"已清洁"状态标示。 清洁效果评价: 设备清洁后表面应光洁, 无药粉残留物, 无油污。 清洁工具按清洁工具清洁规程(SOP SC0023)处理, 存放于清洁工具间指定位置并有标示。

### 分装机

#### 小型定量分装机

小型定量分装机采用微电脑控制面板, 是一款高智能小型定量分装机器, 分装精度更高, 速度更快, 质量更好, 解决了传统包装繁琐工艺, 一部自动定量器相当于好几位工人的劳动量, 分装机, 小型定量分装机适用于化工、医药、日化、工厂、实验室、等行业, 计量用电子感应取代以前的天平。 运输更安, 计量更准确, 计量范围更广, 更实惠。

螺杆分装机包括转盘、进瓶链板、工作台板、进瓶螺杆、分装栏栅、进出瓶栏栅、分装头、料斗、下粉螺杆、下粉电机、下粉机架、加塞装置、胶塞振荡器。凸轮间歇机构通过同步带分别连接进瓶拨轮、出瓶拨轮、分装拨轮、进出瓶栏栅设在进瓶拨轮、出瓶拨轮、分装拨轮之间，分装拨轮左右位置的分装头两个立柱固定在工作台板上。适用于粉针车间分装机的清洁消毒。目的是为确保机器正常运转，并保持设备处于洁净、完好无损的状态。

分装机-恒立达超声产品优良-全自动分装机由济宁市恒立达超声电子科技有限公司提供。济宁市恒立达超声电子科技有限公司（[www.jnhenglida.com](http://www.jnhenglida.com)）是从事“超声技术研发,应用及推广,超声设备,电子产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张坤。