

南京培胤PY系列医用超纯水机

产品名称	南京培胤PY系列医用超纯水机
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	35800.00/套
规格参数	品牌:培胤 型号:PY-LDS-80YY 产地:江苏省南京市
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

产品详情

[PY医用超纯水机](#)

- 1、临床实验用水应依据相应的水质标准，其中相关的标准有美国临床及实验室标准研究所（SLCI）标准中的I型[纯水](#)、中国、美国、欧洲的药典规定[纯水](#)标准。
- 2、临床分析仪和分析程序中的用水，都应使用结合多种纯化技术相结合而制取的高品质的纯化水。水质符合美国ASTM、NCCLS、CAP[试剂级纯水](#)标准。
- 3、临床生化分析仪用水纯度要求电阻率 $> 10M \Omega \cdot cm$ ，TOC $< 50PPb$ 以及细菌水平小于5cfu/ml。

[PY-LDS-50/80/100/120YY医用超纯水机](#)

型号：[PY-LDS-50/80/100/120YY医用超纯水机](#)

适用范围：医院检查、试剂配置用纯化水、各种全自动生化分析仪（日立、贝克曼、BM、奥林帕斯等）及各种分析设备所需纯化水。

产水水质：

[纯水](#)：电导率 $< 1\mu s/cm@25^\circ C$ ，符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008 Ⅲ级水标准；

超纯水：电阻率 18.25 M Ω ·cm@25 $^{\circ}$ C，优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008的 Ⅰ级水标准,以及美国ASTM，NCCLS，CAP试剂级**纯水**标准。吸光度(254nm,1cm光程): 0.001；可溶性硅[以(SiO₂)计]:<0.1ppb。

综合指标：总有机碳 < 5ppb；微生物 < 1cfu/ml

终端过滤器：根据用户需求选配（0.01 μ m、0.05 μ m、0.1 μ m、0.2 μ m）

功能特点

操作模式：全自动微电脑智能控制、独特的大屏智能真彩色LED液晶触摸屏操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入冲洗待机界面、定时待机定时自动关机，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式，外连设备记录输出系统运行历史数据。

系统监控：进水电导率(s/cm)值、**纯水**电导率（ μ s/cm)值、UP**超纯水**电阻率（M Ω ·cm）值、耗材寿命及更换提醒、取水时间（0-999分钟）、温度（ $^{\circ}$ C）

安全保障：故障自动检测系统，完善的**RO纯水**和**超纯水**造水、系统取水、系统循环和消毒管理功能。独特的定时定质取水功能，特有的工厂和客户双重密码保护模式、完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。完善的历史告警、历史取水记录以及耗材寿命管理功能。

扩展功能：产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。

工作条件：源水城市自来水(TDS \leq 300时增配强化预处理单元)

外置**软化过滤器/多介质过滤器**

(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度：5-40 $^{\circ}$ C；进水压力：1~5kg/cm²

工作电源：220V/50HZ，电功率：70-150W

产水量：50/80/100/120 L/H 取水流速2.0-2.5L/min

外形尺寸：长×宽×高（520×570×1200）mm