

新乡LEEN乐恩机械--供应电机振动SY-450型试验筛/实验筛/分析筛/检验筛

产品名称	新乡LEEN乐恩机械--供应电机振动SY-450型试验筛/实验筛/分析筛/检验筛
公司名称	新乡市乐恩振动筛分机械有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:LEEN乐恩 型号:SY-450 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇寺庄顶工业园606号
联系电话	0373-2028808 15736908878

产品详情

SY实验用振动筛

一、产品简介：

SY系列试验筛是以专用振动电机为振动源，振动电机振动带动筛机底座振动，再通过底座传导到安放在底座上的标准检验筛上，使小于实验筛筛面网孔的物料颗粒筛分进下层实验筛，如此层层筛选，使每层实验筛内只留相同粒度的物料。达到不同粒度的分离并确定此物料的粒度组成。使实验筛中的物料能有效地筛分、分级、过滤的目的。

广泛应用于食品、医药、化工、磨料、颜料、矿山、冶金、地质、陶瓷、国防等行业的科研单位、实验室、检验室、生产控制等对固体、粉体、浆液料等物料的检验、筛分、分级、粒度分析、杂物含量分析

等。

二、产品特点:

- 1、效率高、设计精巧耐用，任何粉类、液体均可筛分。
- 2、体积小，不占用空间移动方便。
- 3、筛机可以放置六层实验筛（含底筛），可以将一种颗粒料同时精密分出2-5个粒子段。
- 4、可以定时自动关机。
- 5、保证实验重复性；
- 6、功能全而操作更简单。
- 7、噪音小，重量轻。
- 8、平台操作，无需固定。
- 9、可调节振幅。

三、使用方法：

1、如需调整振动幅度，可将设备内电机的上下激振块的夹角调节到合适角度，可得到不同的激振力。一般不调整。

2、根据筛分需要调整时间。标准振动筛机正面面板中间的时间继电器前两位为分，后两位为秒。定时时间可以在0-99分59秒内根据需要调整。

3、标准振动筛机中配套使用的标准试验筛，最下层放筛底（无孔筛），最上面放筛盖，筛底筛盖中间根据筛分粒度粒度段的要求，从上到下依次从粗到细的原则可以放入1-5层实验筛，将需要筛分的物料放入最上（也是筛网最粗）一层。

4、将标准实验筛放入设备内，锁紧顶部及两侧的螺母。具体做法是：先将标准振筛机顶部及两侧的四个锁紧螺母放松，使两侧的两根立柱可以自由落下，落在已放好的标准试验筛上，然后将两侧的锁紧螺母锁紧，最后将筛机顶部的两个螺母锁紧即可。

注意：顶部及两侧的螺母必须锁紧。

5、做好以上步骤后，开启标准振动筛机正面面板上的绿色按钮，经过一段定时时间的筛分，定时结束时，筛机自动停机，也可以按红色按钮结束筛分。筛分结束就可以一次性筛分出你所需要的多个粒度段的物料。

[3926763996.pdf](#)