



醇)注入冷室内,接好输入电源线。

2、 试验所需制冷介质从制冷工作室上口加入,要求介质液面低于工作室上口40mm。

3、 正确接通仪器电源,打开“电源”开关。温控表自检通过,上排温度显示实测值,下排温度指示控温目标值。同时冷室搅拌电机开始工作。

4、 调整控温目标值:按一下仪表左边设定按钮(mode)进入设定状态,然后通过中、右两个调整按钮将数值调至目标温度,再按一下左边设定按钮(mode)使仪表恢复测量状态。

5、 打开“制冷”开关,制冷控温系统开始工作。

6、 本仪器制冷系统停机后,再次启动需间隔10分钟以上,以免损坏压缩机等机件。

7、 排放制冷介质应用胶管吸出。

8、 严格搬运方式:仪器在搬运时倾斜角不得大于45°,更不准倒置。

9、 产品质保:因生产质量问题一年之内免费保修。