

ZH 大鼠代谢系统 小鼠代谢系统 代谢检测系统 小动物代谢检测系统

产品名称	ZH 大鼠代谢系统 小鼠代谢系统 代谢检测系统 小动物代谢检测系统
公司名称	安徽正华生物仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:安徽正华 适用范围:动物实验 供货区域:大陆
公司地址	濉溪县经济开发区白杨路濉溪电子商务产业园D 1栋厂房一楼
联系电话	0561-6062307 13818341261

产品详情

装配为了zui容得装配，拆开所有的罐笼零件，并将他们如图表要求分摆开。在这图表中，有时你将会看到几个不同的既定号码等。罐笼所需要的零件都包含其中。重点应避免接触到集漏斗的内部表面（5）或锥形隔离装置表面（6）。防水布能阻止排泄物/尿的流动。diy一步把尿环（14）猛的吸在集漏斗的前端倾斜的接线片上。确保尿环的喷口向下。将集漏斗放置在较低笼格（13）里。沿较低笼格的边缘滚动的符号应适合沿漏斗滚动的位置。将锥形隔离装置放置在集漏斗上，使锥形臂支架适合于沿漏斗边缘滚动的槽口，把罐笼的该部分放在一边。第二步随着唇缘的循环，使金属板支撑（7）以白开口为立足点。将格子支撑（11）放置在金属板支撑之上。格子支撑的把手应停留在金属板循环唇缘的四个凸起符上。第三步将上面的笼格（2）放置在格子支撑之上，锁住笼格，笼盖（1）的三槽用笼格上方的接线片进行调校并排成一行，使盖子绕顺时针方向旋转。第四步把进料装置的抽屉（4）滑入进料装置盒内（3）直到抽屉被锁定。将进料装置盒插入鼠笼上方笼格（2）的适当的开口内。第五步将水瓶支架（10）插入鼠笼上方笼格（2）的适当的开口内。将水瓶（9）放置在支撑床上，用吸浆管插入洞里。将流动的漏斗收集管放在水瓶（12）支撑的半环内。第六步将下面的笼格附着在上面的笼格上，并用上面笼格的三个外形像槽口的三个肋骨排列在下面凹槽，使其上升并保证下面笼格安全地进行是顺时针转动。将收集管（15）插入下面笼格底板的中心孔洞中。将第二个带漏斗的液体悼念管（12）插入下面笼格底板上的第二个洞内。这样，你的笼具就完全装配好了。