

HF-7/7A红外可拆液体池溴化钾窗片

产品名称	HF-7/7A红外可拆液体池溴化钾窗片
公司名称	天津诺雷信达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津诺雷信达
公司地址	西青经济技术开发区赛达路金泽园
联系电话	13502107024

产品详情

HF-7/7A红外可拆液体池主要用于红外光谱仪液体样品的检测。采用KBR作为窗片（还可以选配CaF₂窗片、硫化锌窗片、溴化砷窗片、硒化锌窗片、MgF₂窗片、BaF₂窗片等）可进行0.025、0.05,0.1、0.5,1.0mm几种液体厚度的红外测量。HF-7/7A红外可拆液体池具体操作方法如下：（必须在干燥的场合操作，如在带有去湿机的房间，或是工作台上放置一红外照明灯，手戴指套）。

先带台阶的大插板平放在桌面上，大面朝下。放一片橡胶圈于孔中央对齐。

放置一KBR窗片与橡胶对齐。注意不要直接用手指拿以防手上汗水侵入窗片。

选择您所需厚度的某种聚四氟垫放于窗片上对齐，并把适量的无水的测试样滴定在窗片中央。

盖上另一块窗片，再放另一橡胶圈与之对齐。

压上上方盖板，拧入四个螺钉（对角渐进拧入，不宜用力过大，液体基本不漏即可，以防压裂窗片）

分析完毕后，应及时拆开，用CCL₄清洗试样的残余，并干燥后置入玻璃器中存放。

再次使用前，窗片若透明度较差时，可用麂皮吸附少许乙醇进行研磨后再使用。

聚四氟垫：0.1mm一片，0.2mm一片池上装有0.2聚四氟垫。

相关产品

红外烘干箱、红外烘烤箱、玛瑙研钵器、溴化钾粉末、溴化钾碎晶、红外固定液体池、红外气体池、溴化钾窗片、氟化钙窗片、硒化锌窗片、氟化钡窗片、红外窗片、红外/紫外/荧光石英比色皿