

试剂用冷藏柜/实验室用冷藏冰箱

产品名称	试剂用冷藏柜/实验室用冷藏冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	温度:-20 /2-8 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

试剂冷藏柜/实验室用冷藏冰箱产品用途:

特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、*、科研等部门储存对温度敏感的药品、试剂、材料等使用。

试剂冷藏柜/实验室用冷藏冰箱公司说明:

北京福意电器有限公司主要面向化工、制药、、医院、食品、科研机构、环境检测及高等院校等。公司在不断地改进、完善产品的同时，也在不断地完善自我。北京福意电器有限公司愿与外各界同仁和朋友加强咨询与合作，为人类的进步共创美好的明天。公司的是“为客户提供适用、灵活多变的产品，同时为用户提供优良为精致的全程售后”。

=====

=试剂冷藏柜/实验室用冷藏冰箱产品说明:福意联拥有冷藏系列(2-8 , 2-10 , 2-20 等)恒温系列(4 -38 , 2-48 , 37 , 0-100) , 低温系列(-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12~10) , 车载冷链运输系列(2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20)等各种温度段的温控产品;适用于生物冰箱医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、监测等部门;尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制,数字温度显示,调整增量为1 ;智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性,制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角;安全门锁设计,保障物品的安全,箱体采用钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,搁架高度可任意调节,适应不同存储需求。(具体信息请根据机型选择)

=====

=

试剂冷藏柜/实验室用冷藏冰箱产品参数:

1.产品型号：FYL-YS-100L2.门体设计：真空钢化玻璃门3.输入电压：AC220V 4.制冷功率：85W5.加热功率：120W6.恒定温度：4-38（每度可调可控）7.净重：22kg8.容积：100L9.外形尺寸：480x490x840mm10.内径尺寸：400x350x730mm11.面板、按键设置：触控按键，LED温度显示12.门锁配置：双安全锁13.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。14.高优良性：控温精度高。15.无噪音设计：优良的无氟压缩机制冷制热。16.低功耗：日耗电量仅0.45KWh17.安全工质，无污染。18.人本设计：操作方便，美观大方。19.采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。20.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

试剂冷藏柜/实验室用冷藏冰箱相关:实验室冰箱多用来储存化学品，通过手段从根本上优良普通冰箱箱体内部引起火灾、爆燃等隐患因素（即不能有强电和打火）对于实验室安全来说是相当必要的。那么在使用的时候需要注意哪些事项呢？实验室冰箱使用注意事项：1.搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

勤发发