

# 制样机 矿石

产品名称	制样机 矿石
公司名称	上虞市宏兴机械仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GJ - 1型 适用物料:矿石 生产能力:50-150g ( kg/h )
公司地址	中国 浙江 上虞市 道墟镇屯南工业区45号
联系电话	86 0575 82581177

## 产品详情

型号	GJ - 1型	适用物料	矿石
生产能力	50-150g ( kg/h )	进料粒度	12 ( mm )
出料粒度	120-200 ( 目 ) ( mm )	粉碎程度	细磨机
原理	制样粉碎机		

密封式化验制样粉碎机(固体制样)的产品说明：

适用于煤炭、电力、科研等行业和部门破碎煤炭、矿石、岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。

gj-1型密封式化验制样粉碎机(固体制样)，又称固体振动磨。广泛应用于地质、矿山、煤炭、建材、轻工、化工等部门的生产单位和科研单位。能对各种硬度的矿物和脆性材料进行有效粉碎加工，是制备化验试样和生产粉料的理想设备。

该密封式化验制样粉碎机(固体制样)系机电一体化全密封式结构，密封性能好，设有先进的定时装置和可靠的隔音材料。使用时振动小、噪声低、粉碎效率高，操作简便，能耗低。研钵材质有高锰钢、铬合金和超硬合金，使用部门可根据不同的需要选配。

### 主要特点

- 1.制样粒度均匀，速度快，工作可靠，代表性符合国标要求。
- 2.制样不需筛分可直接使用，工序少，生产效率高。

3.粉碎室密封设计，无粉尘污染，符合环保要求。

4.运转平稳，噪声小，符合安全生产要求。

#### 注意事项

一．本产品安装无特殊要求，放在干燥处，工作时将本机的底部的四个地面调平螺丝固定调到使本机放稳即可。

二．试机前应检查压爪是否压紧料钵，以免料钵松动，损坏机件，料钵压爪按顺时针方向为紧，逆时针方向为松。

三．投取料样应待本机停稳后进行。

四．如试样含水率高，应预先烘干，以免粘料钵，影响粉碎细度。一般料样愈干，粉碎效果越好。

五．如需粉碎比200目更细样品，可在料样中添加酒精等溶剂，进行湿式粉碎或延长粉碎时间。

六．料样应尽量投放在击环与料盒之内，以免哽死击块，影响细度。