

生物安全柜 青岛海尔

产品名称	生物安全柜 青岛海尔
公司名称	上海佑科仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛海尔 型号:HR40-IIB2
公司地址	上海市浦东新区上南路5018弄22号4楼
联系电话	021-50823267 18930467113

产品详情

品牌 青岛海尔 型号 HR40-IIB2

操作省心

所有异常状态全部设置了报警提示，对误操作均设置连锁保护，即使没有经过培训，也不会造成伤害。

此项设计被鉴定为国际领先水平，并被授予国家专利（专利号：zl 2005 2 0125227.5）

使用安心

运行状态全部显示,一目了然获知风机、过滤器、紫外灯、气流等各项运行指标。

完美的结构

符合人体工程学原理的10°倾斜角设计，操作感受更佳；

工作区三侧壁板采用不锈钢一体化结构，12mm大圆弧过渡避免清洁死角；

柜体和支架可分离，多种支架备选；

配备国际流行的搁手支架，使操作者更安全、更舒适；

配备安全防溅插座和水气龙头。可靠的防护

专利技术的前窗玻璃平衡器悬挂系统设计，杜绝因误操作而带来的实验室泄漏；

6mm厚度防紫外线钢化玻璃前窗，提供安全有效的保护；

创新的气流隔断技术，杜绝了前窗上沿和两侧的泄漏（专利号：zl 2005 2 0125549.x）；

全漏电保护设计，即使没有接地线也可放心使用；

严格的气密性检测，加压500pa，保持30min后气压不低于450pa。

安全报警设计

门限位报警——开门高度超过安全高度报警，防止实验微生物泄漏；

气流波动报警——气流波动超过20%报警，保证气幕可靠；

关风机门未关严报警——防止实验微生物泄漏；

过滤器破损报警——防止造成实验室污染；

过滤器寿命不足20%提示性报警——提示提前准备更换，以免耽误工作。

卓越的性能

通过碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子 7×10^5

产品保护测试：菌落总数 1cfu/次

交叉污染保护测试：菌落总数 1cfu/次 联动自锁功能

只有在荧光灯、风机和玻璃前窗全部关闭的情况下，紫外灯才能开启——防止误触紫外线；

抬起前窗玻璃，紫外灯自动关闭，荧光灯自动开启、风机自动开始运行——防止微生物泄漏；

门超高时，紫外灯、荧光灯均不能工作——防止操作者在不安全状态下工作；

关闭前窗玻璃后，风机自动停止——防止风机空运转。（联动自锁功能对所有的误操作均有保护性补偿设计，

专利号：zl 2005 2 0125227.5）