

超净工作台 净化工作台

产品名称	超净工作台 净化工作台
公司名称	黑龙江久丰生物工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路与征仪路转角处 大众新城小区125栋1层9号（注册地址）
联系电话	0451-51035213 13766856946

产品详情

一、原理空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高洁净度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。二、结构特点箱体壳采用进口中纤板材紧密结合，保证长期无锈蚀发生，面层电喷涂表面处理，表面光滑无尘，台板敷设不锈钢板，方便耐用。三、技术参数

参数	SW-CJ-1F/1FD	SW-CJ-2F/2FD
洁净等级	100级@ 0.5 μ m(美联邦209E)	
菌落数	0.5个/皿·时 (90mm培养皿)	
平均风速	0.25m ~ 0.45/m/s(快、慢双速)	
噪音	62dB(A)	
振动半峰值	0.5 μ m(x.y.z方向)	
照度	300LX	
电源	AC单相220V/50Hz	
最大功耗	400W	800W
重量	<150kg	<250kg
高效过滤器规格及数量	865 × 558 × 50 × ?	1355 × 558 × 50 ×
荧光灯/紫外灯规格及数量	20W × /20W ×	40W × /40W ×
适用人数	单人双面 单人单面	双人双面 双人单面
外形尺寸	1050 × 680 × 1600mm	1540 × 680 × 1600mm
工作区尺寸	870 × 650 × 520mm	1360 × 650 × 520mm

说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型净化工作台（可根据用户需要配备紫外灯杀菌功能）

四、安装使用本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（最好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。五、维护1、根据实际情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的

工作电压，从而达到理想的均匀风速。3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，绝对无渗漏现象发生。六、一般故障原因及排除方法

故障现象	原因	排除方法
总电源开关和不上，自动跳闸	1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。	1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻，修复绝缘故障部位。
风速较低	初效过滤器积尘过多	清洗初效过滤器。
风机不转	高效过滤器失效 接触器不工作	更换高效过滤器。 检查接触器线路是否正确。
荧光灯不亮	风机电源熔芯已熔断 灯管或继电器损坏	更换熔芯。 更换灯管或继电器。
	灯管电源熔丝已熔断	

黑龙江久丰生物工程有限公司

联系人：赵世杰 电话：13766856946/0451-51035213

邮箱：harbinbio@163.com

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大众新城1期125栋9号商服