

# 生物质燃料燃烧值化验设备—锅炉颗粒化验仪器

产品名称	生物质燃料燃烧值化验设备—锅炉颗粒化验仪器
公司名称	鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	品牌:鹤壁标创仪器 功率:150 电压:220
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段小庄市场向东200米路北
联系电话	0392-2190039 13503920302

## 产品详情

生物质燃料燃烧值化验设备—锅炉颗粒化验仪器 生物质燃料燃烧值化验设备—锅炉颗粒化验仪器【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试生物质发热量的仪器，供气公司生物质燃料化验检测仪器，供暖锅炉木片大卡化验设备，检测木屑锯末燃烧值的机器，化验松木桦木杨木燃烧热量的仪器，生物质热量测定仪，生物质颗粒化验量热仪，生物质颗粒燃料热量检测仪

热容量标定：

1.按键盘标定健

2.输入标准物重量

3.按标定健，此时仪器开始自动排水，进入分析级段，三分钟后开始自动点火，大约十五分钟左右打印机自动打印结果，此时实验结束。

反标标准物发热量要看高位发热量。如果高位发热量接近（6330）大卡，就说明仪器指标已达标：.按操作键盘发热量健，.输入标准物重量.再按发热量健，输入添加物重量（0），.再按发热量健，仪器开始分析。仪器分析结束将自动报警。此时所有标定结束。

冲氧气(压力2.8-3MPA) 时间30秒钟（不能低于30秒），充氧仪卡到氧弹上，确保卡好，打开充氧仪开关，进行充氧。完毕把氧弹放入量热仪内筒（注意：垂直提氧弹，请勿晃动或倾斜，以免样品和引线脱离导致点火失败）。

点标定键，输入苯甲酸重量M，点标定键，仪器自动上水，盖上内筒盖，实验开始。20分钟后实验结束，自动打印结果，热容量9500-11000范围属于正常

实验结束，用放气阀放尽氧弹内废气。倒掉氧弹内水。用干纸巾擦干坩埚（无需清洗）

构造：

?????

1?????????0?~65?

2?????????0.0001?

3?????:0.5g~1.5g

4??

5????????????????10500J?K??2500cal?K?

6?????????2000ml?2500g?????????????20L?

7??

8?????????????0.1?

9??50?????????

10??

11????:AC220V±10%?50HZ?????30W?