

口咽拭子样本灭活恒温箱

产品名称	口咽拭子样本灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

品牌——北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）汇集了具有多年从事医疗、实验室的优良人才，以高起点、高科技、高标准为基础，现已成为从事分析仪器研制、开发、经营、应用的高科技企业。经过不断努力，已发展为主要的医疗、实验室的知名经营品牌之一。

口咽拭子样本灭活恒温箱产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，
- 13、机器底采用高品质可固定式PU活动万向轮。

福意联口咽拭子样本灭活恒温箱用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

口咽拭子样本灭活恒温箱使用注意事项：

恒温箱的正确使用与注意事项如下：1、恒温箱在搬运、放置过程中倾斜角不要超过45度。2、恒温箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。3、适当调整底角螺钉或衬垫，使恒温箱保持水平，使噪声优良低。4、应使用单独的单相带接地的插座。插线必须接地，使用中恒温箱的金属件有麻电感觉时应停止使用。5、新购置的恒温箱在使用一段时间后，就应进行内清洗，否则会给食物带来影响（用温水、少许洗涤剂洗后，用清水擦净）。应经常清洗、清扫压缩机、冷凝器，以保证良好的换热效果以及节能效果。清洗时，应取下电源插头。

勤发发