

26 -70 灭活箱

产品名称	26 -70 灭活箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意联公司成立以来，通过公司领导的正确引领以及全体员工的同心协力，凭借公司员工对产品的了解、以及产品令人信服的品质及服务质量，在行业中树立了良好的口碑。并与各大企事业单位及科研院所、医疗机构建立了稳固而可信赖的长期合作关系。

26 -70 灭活箱特点介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优质的彩涂板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮, 止动底脚方便使用。

福意联26 -70 灭活箱用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

- 26 -70 灭活箱使用注意事项：1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗恒温箱。3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。
- 5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

勤发发