

保存双效灭活恒温箱

产品名称	保存双效灭活恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

福意联公司自成立以来坚决以精美的产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质，服务至上”是我们的宗旨。我们以优良的产品品质，合理的价格，完善的服务网络，为您提供业、理想的产品。

【功能特点】1.保存双效灭活恒温箱内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统及制冷、加热系统的合理匹配，可以保持箱内温度均匀稳定。3.箱体内2个精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。4.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。5.低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。6.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内物品的存放情况。7.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。8.箱体外胆采用A3钢板喷塑，造型美观大方，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本

- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

福意联保存双效灭活恒温箱用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

保存双效灭活恒温箱使用注意事项：

长时间不使用恒温箱时，人们常常以为断了电，收拾干净后，下次再使用时就没问题了。其实这种概念是错误的。恒温箱收拾干净后，用包装箱装起来是常见的使用误区。长时间不使用时，需把恒温箱内的食物都要清理出来，不可留有任何水分，如有水分未干时，需要晾干。清理干净后的恒温箱，不可用塑料布包罩，以免内阻塞和使外壳变色剥落；也不可用外包装箱罩起来，以免箱体不透气，内管件遇到潮气、水分等会发生故障，影响恒温箱使用寿命。有消费者认为恒温箱长时间不用时，可以断电，等到使用时再通电，其实这也是其中的一个误区。再次使用恒温箱时，先需要检查恒温箱门密封胶条是否关闭严实。再通电空机运转一段时间，看有没有冷气，有冷气说明内管路压机没问题，可直接使用；如发现没有冷气，应优良时间联系品牌售后。如长期不使用时，需要在半个月或者是一个月的时候通电，每次通电2-4个小时以上，使得恒温箱能得到更好的养护。

勤发发