

Kinetex色谱柱代理 广州联方 深圳Kinetex色谱柱

产品名称	Kinetex色谱柱代理 广州联方 深圳Kinetex色谱柱
公司名称	广州联方实验器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇江南工业二区一横路创富时尚产业园H404-406室
联系电话	15920153934

产品详情

广州联方实验器材有限公司成立于2005年，位于广州番禺区，是集技术和销售于一体的企业。联方的创始人在美国纽约留学，归国创立了联方。公司主营：液相色谱柱，Kinetex色谱柱，Gemini色谱柱，Synergi色谱柱，Luna色谱柱等等。我们的服务范围：1、亚速旺广州代理。2、美国精骐有限公司广州一级代理。3、丹麦CAPP、波兰RADWAG合作伙伴。4、博纳艾杰尔、美国飞诺美Phenomenex广东代理。5、代理环凯、BD、梅里埃等微生物试剂。6、提供国产和进口的玻璃、色谱耗材，3M、杜邦等防护产品。7、代理中检所、计量院、USP、TRC、DR、ES、Bepure、first standard。8、定制各种实验分析检测玻璃装置，深圳Kinetex色谱柱，定制各种实验异形装置。

GeminipH 灵活性强的液相色谱柱

Gemini C6-Phenyl 在 1-12 的 pH 范围内稳定

出色的芳香族选择性

极低的 UV 和 MS 流失

pH 稳定性：1.0-12.0

粒径：3 μm 和 5 μm

固定相：带 C6 链段的ben基

应用：芳香族、极性或碱性化合物

优势：高芳香族选择性，即使在中性条件下也具有最佳的峰形。流失率极低的苯基色谱柱。

孔径 (Å)：110

表面积 (m²

/g)：375

碳载量 (%)：12

封尾：TMS

手性色谱柱产品介绍产品参数及保护

A、可供应5 μm，10 μm 各种分析柱和制备柱，以及10 μm 填料；

B、分离模式为正相，出厂保存流动相为正己烷：异丙醇 = 90：10；

C、避免40 °C 以上使用；

D、压力上限为300bar，Kinetex色谱柱品牌，安全压控制在260bar 以下有利于寿命延长；

E、PH=2-9；

F、尽可能采用KJ0-4282 以及AJ0-4348 的分析型保护柱和保护柱芯系统（对于制备柱，采用相应的制备型保护柱和柱芯系统），拦截杂质以延长柱寿命。

广州联方实验器材有限公司主营：液相色谱柱，Kinetex色谱柱，Gemini色谱柱，Synergi色谱柱，Luna色谱柱等等。我们不断追求，通过自身的不断完善，可以为您提供实验室和生产需要的玻璃耗材、标准物质、实验器材、色谱耗材和生物耗材，是全面的实验室一体化采购平台。我们本着严谨、务实、创新的创业精神，为您提供价格优惠、质量保证的产品。我们有及时的送货服务，准确而快捷地满足您的需要。

Gemini色谱柱 低流失率苯基固定相

所有色谱柱的条件：

规格：150 x 3.0mm

流动相：A：0.1% 甲酸的水溶液

B : 0.1% 甲酸的乙腈溶液

梯度 : B 在 10 分钟内从 5% 变成

95% , 95% B 保持 2 分钟

流速 : 0.6mL/min

温度 : 室温

MS 检测 : ESI + 离子模式 ,

M/Z 100-700

Luna液相色谱柱-Luna[®] PFP(2)

让反相方法拥有强大的选择性

Luna PFP(2)

色谱柱对性化合物、复杂的天然产物、异构体和其他结构相似的化合物提供独特的选择性。

Luna液相色谱柱-Luna[®] C18(2) , C8(2) , C5

反相方法的理想选择

Luna 已经成为世界上广为应用的反相色谱柱 , 因为它始终将目光交集在色谱分离的两个重要指标 : 分离度和峰形。高柱效和高键合相表面覆盖度使其能得到尖锐的色谱峰。无论你是用 USP 方法还是常规方法开发 , Luna C18(2) 和 C8(2) 都是您的理想选择。

广州联方实验器材有限公司主营 : Kinetex色谱柱 , Gemini色谱柱 , Synergi色谱柱 , Luna色谱柱 , Kinetex色谱柱代理 , 美国飞诺美色谱柱等等 , 我司对于所销售的产品 , 都有严格的管理控制体系。我们一直坚持以合理的价格 , 销售质量好的产品为宗旨 , 对于进货产品严格把关 , 每到货一批玻璃产品 , 我们均抽样检定 , 拒接任何、有瑕疵的产品 ; 耗材方面 , 我们会注重对厂家的各项考核 , 包括产品的检验 , 厂家资质的审验 , 厂家工厂的考察 ; 标准品方面 , 我们会检验每一批产品的批次 , 质检报告或者证书 , 并选择一些在我们的客户群里口碑比较好的品牌合作。

提高液相色谱柱柱效的方法

(1) 降低移动相的流速 , 但会使分析时间延长。

(2) 减少固定相的量 , 但色谱柱中样品的负载量也随之减小。

(3) 减小固定相的颗粒度 , 但不能过分 , 过分后色谱柱的渗透率也会减小。

(4) 选用低粘度的移动相，以利于快速传质，但却不利于多组份分析。

(5) 适当提高柱温，可降低移动相的粘度，但柱效和分离度也随之降低。

(6) 尽量减小停滞移动相的体积，但却加快了移动相的流速。

对柱效值进行跟踪测算应注意的问题

我们也应记住柱效值并不足以预测在所有条件下的柱性能，对大多数色谱工作者来说，柱性能指的是色谱柱用于特定分离的能力，而仅仅有高柱效并不能保证这种分离能力。

不管用什么特定的测试方法，都会有几个参数影响柱效的测定。这些参数包括：洗脱液的成分和粘度及其线流速，测定塔板数所用的溶质，温度，柱长，填料装填方式，Kinetex色谱柱批发，颗粒度，还有所选用的测量和计算方法。而测量和计算方法对柱效值的确定起着极大的作用。

lux（手性色谱柱）

完整的手性分离方案

从分析到制备级别，简化手性分离，均是明智的投入！

LUX手性柱和填料通过以下三种方法简化分离过程：

?独特和传统的固定相结合，增加手性筛选的成功率

?完全兼容于正相体系、极性有机相体系、超临界流体

?色谱及反相体系的方法-无需换柱！

使用Lux?筛选工具包

可以分离92%*的对映体

现有5种独特的固定相可选择！

1.Amylose-2:独特的氯代固定相扩大了对映体选择性范围；

2.Cellulose-2:新型氯代固定相提高您手性筛选的成功率；

Kinetex色谱柱代理-广州联方-深圳Kinetex色谱柱由广州联方实验器材有限公司提供。广州联方实验器材有限公司（www.gzunionall.com）是一家从事“化学试剂,色谱试剂,标准品,玻璃耗材,实验设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“Agela,Phenomenex,CAPP,北玻,环凯等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广州联方在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

