

# USB显微镜电子放大镜20倍，200倍400倍

产品名称	USB显微镜电子放大镜20倍，200倍400倍
公司名称	深圳市迈瑞克科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:电子显微镜 品牌:天阅
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道民清路19号D栋厂房5楼503室
联系电话	0755-83769221 13686498565

## 产品详情

是否提供加工定制	否	类型	电子显微镜
品牌	天阅	型号	MIX01
仪器放大倍数	20X-200X	目镜放大倍数	20-200X
物镜放大倍数	20X-200X	重量	90 (g)
适用范围	显微观测	装箱数	20台

### 产品用途

皮肤检视、发根检视、纺织检视、生物观察、宝石鉴定、扩视器，协助视障人士阅读、印刷检视工业检视，例如印刷电路板、精密机械等

### 功能特点

不需要交换lens通过焦距调整即可做25倍~200-400倍变更!(有系列产品)

8个内建的led、就算镜头与被照摄物体很近也会非常光亮清楚

利用usb和电脑连接，容易操作，可轻松地进行拍摄照片，测量等功能

亦是usb camera、故可透过各类视频软件例如msn skype, qq等on-line方式来让对方看到画像

### 基本参数

动作环境：windows 2000/xp，vista，windows 7，苹果机操作系统。

接口：usb1.1 (2.0)

sensor：1/4 cmos

解析度：sxga(1280x1024)

倍率：20x ~200x，20x-400x (系列产品)

light：4-8led light

frame rate：30fps

使用可能范 ：3.2cm ~ 10cm

曝光/补正：自动曝光/自动补正/

重量：90g

使用说明：

1.本产品为免驱，直接连接电脑usb接口，等电脑自动安装完硬件设备，在我的电脑里打开视频设备即可应用。

2.随机附送有驱动光盘，把光盘放入光驱内，须把usb显微镜设备连接电脑再装驱动，（打开光驱安装驱动，安装光盘选项里前两个程序即可）。

3.装完驱动后需重启电脑一次，在将显微镜与电脑连接，双击电脑桌面usb显微镜标志驱动界面完成操作。

4.带测量功能的显微镜，如需测量，完成以上操作后，用手调正焦距到清晰为止（调焦距需要把显微镜前盖去掉，直接接触在被测物体表面，同一个固定点有两个清晰焦距），打开驱动运行界面,左上方有照相机图标，用鼠标点击此图标即可拍照，拍好的照片在右边框里，用鼠标双击照片，打开照片右上角有一个空格在空格内填上显微镜机身所调的刻度倍数（20x,200x,400x），接下来照片上方边框有测量长，宽，圆，角度标志，用鼠标双击你所要测量的标志，在把鼠标移到需要测量的目标双击鼠标手动完成测量。（没带刻度usb显微镜设备没有测量功能）。

5.如果规范安装驱动和硬件，打开驱动默认的是电脑上的另一台设备时，操作如：外挂摄像头请先拔掉，如电脑是内置摄像头，请打开我的电脑，点击设备管理，双击视频设备，再把光标放在视频设备上点击鼠标右键选暂停设备，电脑提醒重启电脑完成操作即可。（此种情况极少）