

# 电沙锅，数显联式电热套，调温联式电热套，普通型电热

产品名称	电沙锅，数显联式电热套，调温联式电热套，普通型电热
公司名称	天津鑫金茂化工销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:DK-3型 规格:齐全
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区27-124
联系电话	86 022 27353801 13672032651

## 产品详情

品牌	中兴	型号	DK-3型
规格	齐全		
电砂浴使用说明			

### 一、用途概述：

本产品适用于工矿企业、医疗卫生、环保、生化、教育科研等单位的实验室做化学分析、物理测定，热处理等物品的烘培、干燥和作其它温度试验。

### 二、结构特点：

- 1、外壳采用优质冷轧钢板冲压，焊接制成，表面静电喷涂工艺处理。
- 2、工作室采用不锈钢或铸铁材料，并经防腐处理。
- 3、全封闭工加热盘，无明火，升温快，安全可靠。

### 三、外形示意图：

电砂浴dk - 3型（普通）

### 四、主要技术参数：

型号			
----	--	--	--

dk-3型			

## 五、电砂浴 - dk-3型（普通）使用方法：

特点：采用先进的无触点电子调电路，对温度控制比机械式调温有使用寿命长，调温范围广等优点。

使用方法：先将仪器放置平台或工作台上处于水平状态，在电源线路中按装漏电保护开关并按装接地线。接通电源，顺时针拧动调节旋钮，仪器上的电压表随之变化，并根据您所需要的温度逐步升温使其达到恒温的目的。

## 六、电砂浴dk - 3a型（数显）使用方法：

特点：控温采用数字显示p.l.d控制电器，具有温度设定，自动控温，数码显示，控温精确等优点。

使用方法：先将仪器放置平台或工作台上，接通电源，打开电源开关，指示灯亮表示工作正常，仪表显示室温，然后将控制仪表上绿灯亮表示通电升温，红灯亮表示断电保温，红绿灯交替变化表示进入恒温状态，仪表进入恒温状态后，约恒温30分钟，工作室板面温度基本均匀，如需改变设定温度，可随时调节拨码开关，工作完毕后，将电源关闭即可。

## 七、工作环境条件：

电砂浴在下列环境条件下应能正常工作

- 1、温度为2 ~ 40
- 2、相对湿度不大于85%
- 3、电源电压 $220v \pm 10$ ，频率 $50 \pm 1hz$

## 八、注意事项：

- 1、电源电压必须与产品要求的电压相符。
- 2、本仪器外壳必须有效接地。
- 3、本仪器应放置在具有良好通风条件的室内，室内相对湿度不大于85%，其周围不要放置易燃易爆及腐蚀性物品。
- 4、第一次升温过程中，工作室面冒烟为正常现象，是板面上的防锈剂在燃烧。

## 九、贮藏运输：

本产品应存放在-10 ~ + 40 的干燥阴凉环境中，运输时切勿碰撞及剧烈震动，并防止雨淋。