

# 松下/Panasonic MVS-83 高压蒸汽灭菌锅

产品名称	松下/Panasonic MVS-83 高压蒸汽灭菌锅
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:MVS-83 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

松下/Panasonic MVS-83 高压蒸汽灭菌锅

MVS-83 高压蒸汽灭菌锅

· WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

消毒：清除或杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理

灭菌：杀灭或清除医疗器械、器具和物品上一切微生物的处理

· 医疗器械分类目录归属：11 医疗器械消毒灭菌器械类别：11-01-03 压力蒸汽灭菌器，有医疗器械注册证  
原理：利用饱和水蒸汽作用于负载上微生物一定时间，使微生物的蛋白质变性从而导致微生物死亡，以达到灭菌的目的。

松下MVS-83高压灭菌锅运行模式：

- 普通灭菌灭菌温度：115~135 可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理。
- 灭菌保温灭菌温度：115~135 ，保温温度：45~60 灭菌后可对物品进行保温
- 器械灭菌灭菌温度：115~135 烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受极速减压的器具进行灭菌。
- 溶解保温溶解温度：60~115 ，保温温度：45~60 将培养基溶解后进行保温

## 松下MVS-83高压灭菌锅安全装置：

### 弹簧式安全阀

当内部蒸汽压力高于弹簧的压力时，阀板会被蒸汽顶开；当弹簧的压力高于内部蒸汽压力时，阀板会自动合上，保证管道或者设备低于设定的压力，保证安全。

### 突跳式温控器

温控器感温底板受热后迅速传递于双金属片，达到设定温度时，双金属片快速动作将绝缘推杆向上顶起，使动触点与静触点分离，切断电路；当温度下降到室温后，双金属片不会自动复位，必须用外力使之复位将电气触点闭合，连通电路。

## 松下MVS-83高压灭菌锅产品优势：

- 1.海拔高度应对功能：0~3000m
- 2.冷却筒置于前侧、水位清晰、更换冷却水方便
- 3.快开门结构，开关上盖更方便
- 4.更安全：发生异常时运行停止，声音和显示提示，发生漏电时自动跳闸
- 5.5寸真彩电容触摸屏操作操作便利
- 6.zui高设定温度135
- 7.简单设定后自动完成四种运行模式
- 8.记忆功能可以储存常用设定参数，一键启动功能适用大批量重复操作
- 9.装备风扇缩短降温时间
- 10.各阶段完成声音提示
- 11.配有防止高温、高压保护机制
- 12.上盖锁状态检测功能保证安全操作
- 13.安全保护功能：传感器故障、加热异常、水位过低检测、高低压报警、主控板异常

## 松下MVS-83高压灭菌锅技术参数：

型号	MVS-83
灭菌温度	15-135 °
溶解温度	50-115 °
保温温度	5-50 °

外箱尺寸	500 x 620 x 1005mm
有效容积	5L
净重	10kg
外箱	喷涂钢板
内部材料	30408
门顶开式	1个
灭菌提篮	1个
温度传感器	PT100
设计压力	0.241Mpa
安全阀排气压力	0.235Mpa
压力表量程	0.1-0.5Mpa
压力容器类别	D1
制造许可级别	1类
降温风机	1个
报警功能	温度异常报警、传感器异常报警、 压力异常报警、水位报警、控制器报警
电源	单相 220V
防触电保护类型	1类
配件	非7瓦灯套1条、前冷却桶1个、 后冷却桶1个、后冷却桶支架1个