

立式双门大容量冷藏箱

产品名称	立式双门大容量冷藏箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联恒温箱 型号:FYL-YS-828L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

立式双门大容量冷藏箱 公司说明-

北京福意电器有限公司成立于1999年，类属与生产销售整合型企业。注于冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物制药等领域。

2 ~ 8 物品药品冷藏箱 双门参数

*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805mm*(0-100度系列)高配系列型号:FYL-YS-151L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100

外型尺寸:595×675×1795mm*(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48

外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48

外型尺寸:1265×680×2150mm

立式双门大容量冷藏箱 注意事项：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。

2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。

- 3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶的两个接线柱上。另将一支普通优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点优良温度计所需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。
- 4.当一切准备工作绪后方可将试品放入恒温箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。
- 5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
- 6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。
- 7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
- 8.工作完毕后应及时切断电源，确保。
- 9.恒温箱内外要保持干净。
- 10.使用时，温度不要超过恒温箱的使用温度。
- 11.为防止烫伤，取放试品时要用门工具。