

# 钙铁硫含量分析仪-兴鹤钙含量检测仪厂家提供钙铁测定仪价格

产品名称	钙铁硫含量分析仪-兴鹤钙含量检测仪厂家提供钙铁测定仪价格
公司名称	鹤壁市兴鹤热值仪器仪表有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:兴鹤 产品名称:钙铁分析仪 产地:兴鹤仪器公司
公司地址	鹤壁市山城区长风路与人民路交叉口东600米
联系电话	0392-2823596 17639285432

## 产品详情

钙铁硫含量分析仪-兴鹤钙含量检测仪厂家提供钙铁测定仪价格，钙铁硫分析仪，钙铁测定仪资料及钙含量检测仪，钙铁测定仪，荧光钙铁分析仪图片和操作使用说明书

硫钙铁仪采用物理分析方法，具有分析速度快、精度高、分析范围宽度大，重复性好，人为误差小、操作工劳动强度低、无污染等特点，不需要任何化学试剂，符合环保、节能。同时符合国标（GB/T176-2008）水泥化学分析方法及（JC/T1085-2008）水泥用X射线荧光分析仪标准要求。

铁硫含量分析仪-兴鹤钙含量检测仪厂家提供钙铁测定仪参数

测量范围：CaO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SO<sub>3</sub>分析范围均可调节，通过标定工作曲线的方法选定。

2. 测量范围宽度：CaO<sub>max</sub>—CaO<sub>min</sub> 7%；Fe<sub>2</sub>O<sub>3max</sub>—Fe<sub>2</sub>O<sub>3min</sub> 5%；SO<sub>3max</sub>—SO<sub>3min</sub> 5%；

3. 固有误差：CaO：±0.15%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>：±0.10%，SO<sub>3</sub>：±0.10%.

4. 测量时间：30 × n秒(n为自然数)，推荐值为120秒。

5. 测量精度：SCaO 0.10%、SFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.05%、SSO<sub>3</sub> 0.05%.

6. 温度稳定性：适用：5~+40 范围内，绝对漂移：CaO% 0.09%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>% 0.10%，SO<sub>3</sub>% 0.05%

铁硫含量分析仪-兴鹤钙含量检测仪厂家提供钙铁测定仪用途

硫钙铁仪要用于水泥生料、熟料和水泥等物料中CaO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SO<sub>3</sub>的含量分析，并通过测量生料中CaO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的含量为生料配比提供依据；水泥熟料主要用于监督生料配料是否符合目标值；通过测量水泥中CaO、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SO<sub>3</sub>，用CaO元素含量控制熟料的掺入量（当水泥配料中加入石灰石时，不仅要看CaO的变化量，还要看Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的变化量），用SO<sub>3</sub>元素含量控制石膏的掺入量从而间接的了解混合材的掺入量，对水泥强度预测有一定的帮助作用。同时测量出厂水泥均匀性。硫钙铁仪还可用于其它需要分析钙、铁、硫的场合，例如火电厂为环保降硫，脱硫灰CaO、SO<sub>3</sub>的准确测量，主要监督石灰石粉脱硫效率。

#### 铁硫含量分析仪-兴鹤钙含量检测仪厂家提供钙铁测定仪使用注意事项

(1) 仪器开机后 30 分钟内不得进行含量测量等工作，必须标定后，并且不存在 4.3.4.3 节三种情况才能进行准确的含量测量工作。

(2) 仪器应放置在避尘、避酸碱烟雾环境下使用。因水泥厂粉尘飞扬较甚，建议安装空调后尽量少开门窗。

(3) 仪器内部有样品时严禁搬运，以免样品钢环在内部滚动引发短路事故。

(4) 置样滑板上待测样放置槽内残留样，应经常用棉纱粘酒精擦除，严禁用洗耳球等吹灰，如灰尘进入仪器内部，会影响仪器测量。

(5) 分析监测样不用时应放置在干燥皿内，以防吸收水份和被灰尘污染影响测量分析结果。

(6) 较长时间不分析样品，应该关掉仪器电源，一般情况下不必关机。

(7) 仪器长期不用，应该放在干燥清洁处，以防湿气腐蚀。