

广州蔬菜瓜果农残检测 农产品检测

产品名称	广州蔬菜瓜果农残检测 农产品检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

蔬菜农残快速检测项目：有机磷、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯等

项目简介：所谓蔬菜的快速检测方法就是使用简单有效快速的方法检测出蔬菜中是否存在农药残留以及它是否符合国家实用标准。这种方法的优势是快速便捷。适用于各蔬菜生产基地、生产合作社、大型超市、农贸市场、初级检测机构对初级农产品的蔬菜的农药残留的分析检测。操作方法简单，检测仪器轻巧便于携带。目前已成为县级检测机构的必备检测仪器。

样品要求：具体样品数量请提前咨询客服人员。

送样方式：快递送样或者上门送样

检测标准：GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测

检测范围：黄瓜、卷心菜、冬瓜、菜椒、山药、丝瓜、生菜、西兰花、白菜、空心菜、西红柿、生瓜、茭白、紫角叶、等等

蔬菜样品快速检测步骤：

- 1、取表面干净的蔬菜或瓜果，用天平准确称取1g，叶菜取叶片部分，蔬菜如黄瓜、青椒等竖切一片，果实取表面。
- 2、将叶片、瓜肉等剪成1cm见方大小置于小烧杯内，用移液管提取5mL提取液浸泡，在常温下放置10min，期间晃动烧杯多次，使蔬菜中的农药能充分溶入液体。若用震荡器，震荡2min。将烧杯中的提取液倒入试管内，略沉淀后用移液管吸取上清液2.5mL移入另一试管内，即为检液。
- 3、在检液管内加0.1mL酶液及0.1mL显色剂摇匀后放置15min(若室温达不到25C以上，建议放在37C恒温水浴中15min)，15min后马上加入0.1mL底物混匀，立即倒入比色皿中放入通道，盖好盖板，开始检测。时间到后显示结果，被测样品酶抑制率低于50%为安全果蔬，抑制率高于50%为农药残留超标可疑果蔬，

建议重复一次。