

磁力搅拌器,数显加热恒温磁力搅拌, 双联四联六联实验室搅拌机 HJ-2-4-6

产品名称	磁力搅拌器,数显加热恒温磁力搅拌, 双联四联六联实验室搅拌机 HJ-2-4-6
公司名称	深圳市鼎鑫宜实验设备有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:科析 型号:HJ-2-4-6 产地:浙江
公司地址	深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展工业区D43楼
联系电话	0755-81706221 13480903627

产品详情

磁力搅拌器多联数显加热恒温磁力搅拌 双联四联六联实验室搅拌机 HJ-2-4-6

一. 简介：

本仪器是各大中专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位的化验室、实验室必备的理想工具，大大提高了实验人员的工作效率。

二. 特点：

本机采用永磁直流电机，空载可连续运转1万小时以上，本仪器性能好，无噪声、无振动、搅拌效果显著

，为实验室工作人员，提供了比较理想的工具，本机采用冷轧板碰焊成型，外表面经高温烤漆增强了防腐性能。

三．性能：

HJ-2：

- 1．使用电源：220V50HZ
 - 2．电机转速：起动-2400转/分（无级可调）
 - 3．电机功率：2×20W
 - 4．加热功率：2×150W
 - 5．外形尺寸：285*265*150MM
 - 6．加热盘尺寸：125MM
- 4．重量：4.5KG

HJ-4：

- 3．电机功率：4×20W
- 4．加热功率：4×150W
- 5．加热盘尺寸：125MM
- 6．重量：6.8KG

HJ-6:

1. 使用电源：220V/50HZ
2. 电机转速：六工位，起动-2400转/分（无级可调）
3. 电机功率：6×25W
4. 加热功率：6×200W
5. 加热盘尺寸：12.5CM
6. 外形尺寸：840*265*150MM
7. 包装尺寸：890*345*230MM
8. 重量：10.5KG

四. 使用方法：

当使用本仪器前，首先请检查随机配件是否齐全，把所需搅拌的烧杯放在搅拌器工作台中心，加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后先插上仪器接插的电源插头和温控探头，再接通电源打开电源开关，指示灯亮即可以开始工作；选择恒温搅拌时：只需在智能温控仪上选择温度即可（具体操作可见温控仪使用说明）。不搅拌时不能加热，调速有慢到快（不允许快档起动，以免搅拌子跳动），不工作时应切断电源。为确保安全，使用时请接上地线，仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件。

五. 注意事项：

1. 搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时，请切断电源检查一下烧杯是否平，位置是否正，同时请测一下，现用的电压是否在 $220V \pm 10V$ 之间，否则将会出现以上情况。
2. 加热时间一般不宜过长（加热功能只作为辅助功能），间歇使用才能延长仪器的使用寿命。
3. 中速运转可连续工作8小时，高速运转可连续工作4小时。
4. 随整机配有夹具支柱二套，四氟搅拌子二只，电源线一根（插头）。为确保产品信誉，凡购买本厂产品从出厂日期起一年内由于机组本身质量问题引起的故障，均由我厂修理或换新。