

LAP-2000 全自动金相磨抛机（多点加压）

产品名称	LAP-2000 全自动金相磨抛机（多点加压）
公司名称	浙江科标技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江科标 型号:LAP-2000 产地:浙江嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善大道257号
联系电话	15958368264

产品详情

LAP-2000 全自动金相磨抛机（多点加压）

产品特点

16个样品，独立加压。

1 PLC独立控制磨抛盘和样品盘：转速、磨抛时间、转动方向、水阀关闭等全部磨抛参数，并自动保存、方便调用；

1 触摸屏界面：磨抛参数设定方便，状态显示直观，操作简单；

1 磨抛盘和样品盘转动均无级变速，旋转方向可切换。

1 PLC控制水和磨料滴入器的通断。

1 工作模式：

1) 自动模式：

根据样品材料或使用者的习惯，可设置和调用：

30套工艺（流程），每套工艺可含10步工序参数（每个工序对于某一步磨或抛工序工序参数：磨盘和磨头转动速度、磨抛时间.....）

2) 手动模式：

根据每一步磨抛工序，可设置和调用30种工序参数：磨盘和磨头转动速度、磨抛时间、水通断.....

3) 设置模式:

对设备的某一功能，单独进行操作

I 更换磁性防粘盘，就能完成各种试样的粗、精磨及粗、精抛光等所有工序，一盘等效于N个盘。

I 电磁自动抱闸，取代手动磨头锁紧扳手，更加方便。

I U盘储存300条工艺，工艺参数库可通过U盘导入导出磨抛机。

I 中/英文界面切换。

I 精度高，运行平稳，噪音低。

I 可选配滴液器。

I 通过PAD或计算机,远程操作和控制磨抛机 (选件)。

技术参数：

规格	LAP-2000
工位	双盘
工作盘直径	标配 254mm（选配 230mm、203mm）带有磁性转换盘系统
磨盘转速	50-1000转/分 转向正反转可以切换
样品盘转速	30-200转/分 转向正反转可以切换

手动模式	可以选择30组参数，每组参数分别设置和调用
自动模式	30套工艺（流程），每套工艺含10步工序参数（自动从工序1到工序10，每步工序独立一组参数）
样品盘	标配 30mm六孔（选配 20六孔、 40、 50mm三孔，其余可定制）
磨头锁紧方式	电磁自动抱闸
工作气源压力	不低于0.6MPa
电机功率	0.75Kw
电源	AC220V，50/60Hz，2KW
外形尺寸	700 x 730 x 350
重量	74kg

标准附件

名称	数量	名称	数量
进水管8mm	1根	出水管25mm	1根
4分过滤网片(60目，双层)	4个	橡胶垫带滤网4分	1个
喉箍18-32	1个	三角阀4分	
快拧接头	生料带		1卷
防水圈（机器上装好）	衣钩		
数据线（航空插接头）	电源线转接线（航空插接头）		共2份
触屏笔	产品使用说明书、产品合格证		
金刚石悬浮研磨抛光液6微米200毫升	1瓶	防粘盘（254mm）	2个
带背胶砂纸254mm(可用250mm)	各2张	抛光布（带胶，250mm）	各1张
180#、320#、600#、1000#		植绒（棕色）、帆布	

选配配件

气泵	
气管6mmx3m	
华为平板	
M6 10.8英寸麒麟980 4GB+64GB WiFi	
GSC250A	金相专用砂纸 100片/包 磨料：黑碳化硅 粒度号：P80# 120# 180# 320# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000#

	<p>尺寸： 250mm 耐水</p> <p>带粘贴后背，可将砂纸直接固定在磨盘上</p>
MAGNOMET	<p>防粘盘 5片/盒 直径： 250mm</p> <p>表面采用特殊防粘涂层，可将带背胶的砂纸或抛光布帖在此盘上，容易更换，不留残胶。可反复使用。</p> <p>该盘直接用于BUEHLER 或 STRUERS的磁性盘上；</p> <p>替代BUEHLER 公司的MagnoMet 及 MagnoPad</p>
FT250A	<p>金相抛光织物 10片/包</p> <p>丝绒（长绒毛）/帆布（短绒毛）/呢布（短绒毛）/绸布（无绒毛） 250mm</p> <p>粘贴后背：可将织物直接固定在磨盘上</p>
DSU	<p>金刚石悬浮研磨抛光液 500ml/瓶</p> <p>金刚石悬浮在液体中，通过喷壶或自动滴入，分布均匀</p> <p>粒度：0.25, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 28, 40微米，适用于各种材料</p>